


キーワード:

#新型コロナウイルス #LabSolutions #Direct #在宅勤務 #リモート

在宅勤務を支援するLabSolutions Directのご紹介

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多くの企業で通勤頻度を削減し、在宅勤務やテレワークが推奨されています。しかし、テレワークでも効率を落とさず行える業務がある一方で、ラボの分析業務は簡単に対応できません。そんな時、ラボの装置を遠隔モニターできて、分析結果をすぐに見ることができれば、テレワークでも効率的に業務が進められるはず、とお考えになったことはありませんか？

LabSolutions Directはそのようなご要望にお応えします。

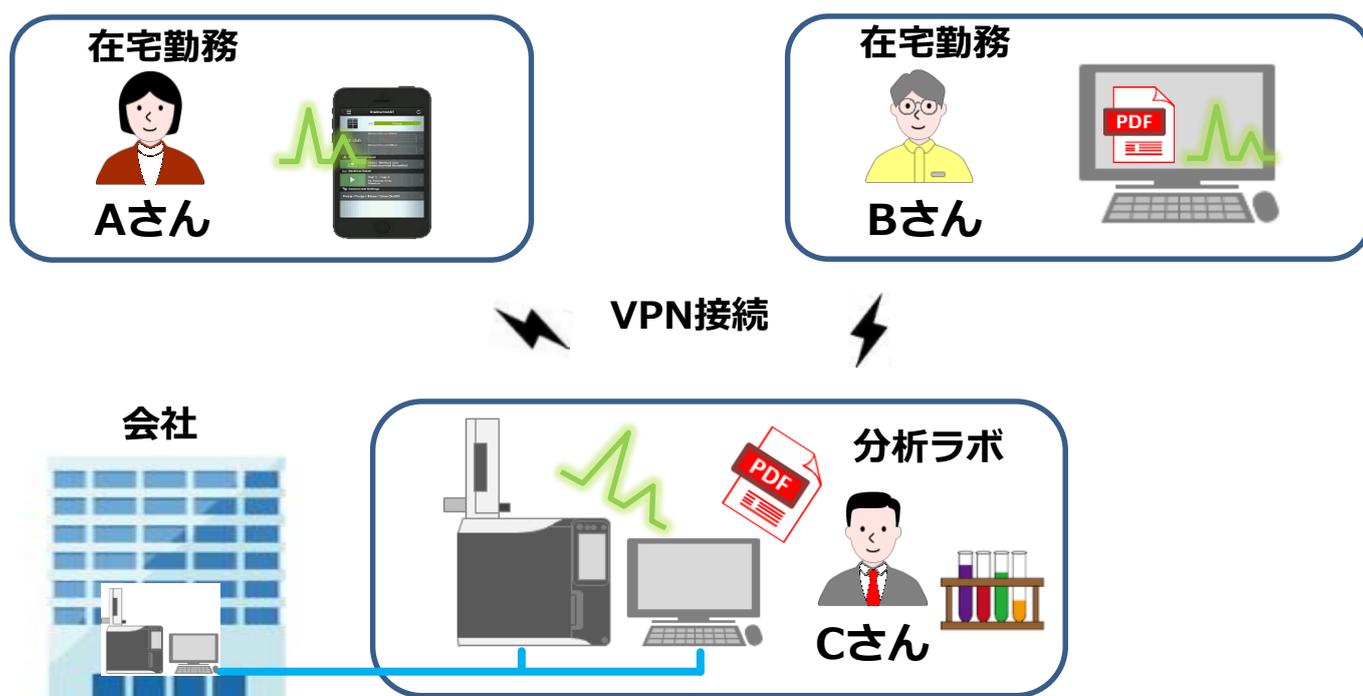

1. LabSolutions Directによる遠隔操作/遠隔モニタリング

スマートデバイスを使って装置の状態と分析の状況を遠隔モニター

LabSolutions DirectはLabSolutions LC/GCに予め搭載されていますので、専用アプリの追加インストールなどは不要です。VPN (Virtual Private Network, 仮想専用線) を通じて社内LANに接続できる環境さえあれば、Webブラウザを使ってラボのLabSolutionsにアクセスできます。

例えば、在宅勤務をしているAさんが、装置の状況を遠隔モニターしながらラボに居るCさんに指示をしたり、同じく在宅勤務のBさんがさっき終わった分析の結果レポート (PDFファイル) に自宅からリモートアクセスする、といったことが簡単に可能です。


また、装置にエラーが発生したり、予期せぬ事態が発生した場合には、装置の稼働を停止することも可能です。



2. GC分析のワークフローを遠隔操作

LabSolutions Directは、一連の分析ワークフローをカバーしており、下のように「1.メソッドの選択」から「4.分析結果の確認/終了」までの様々な場面で必要な操作をWebブラウザ上から実行できます。

また、リモートデスクトップと異なりラボのPCを専有することがありませんので、ラボでの作業を妨げることなく遠隔操作が可能です。

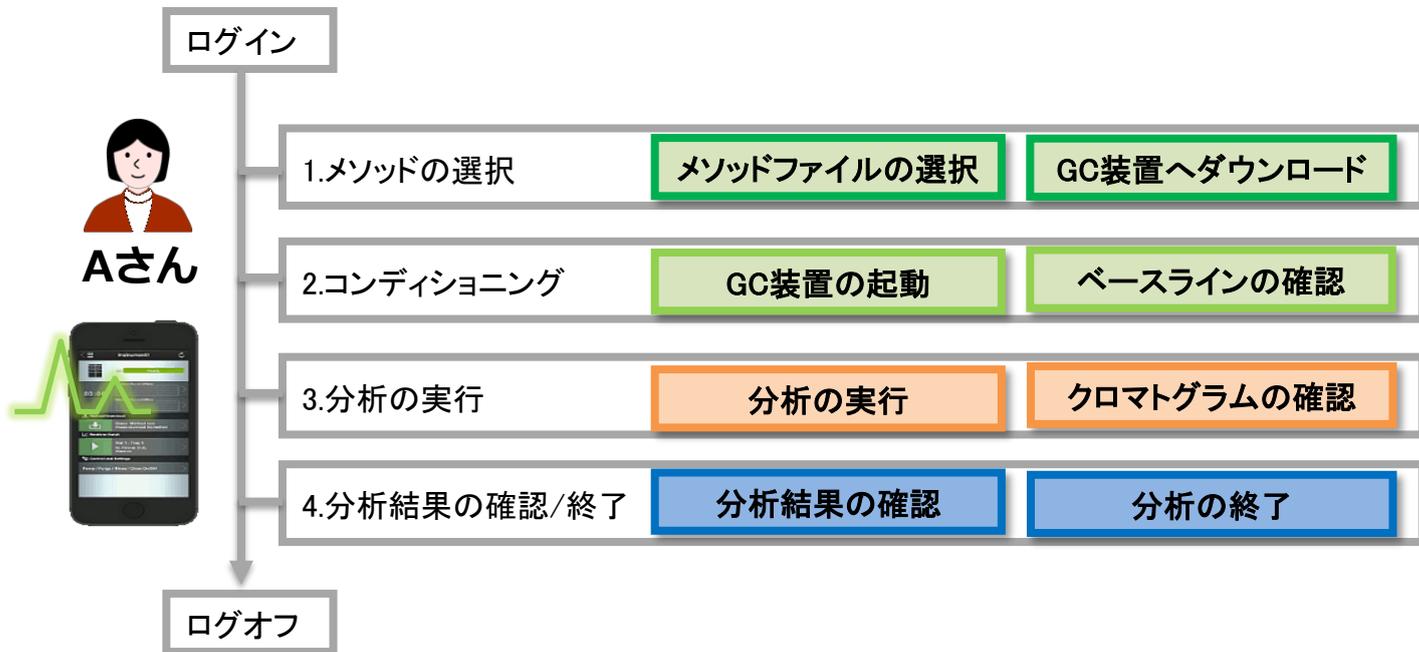

3. パソコンでもWebブラウザを使ってアクセス可能

LabSolutions Directは、分析レポート(PDFファイル)を表示できますので、分析が終了したら直ちに在宅環境から結果を見ることができます。スマートデバイスだけでなくパソコンでも使用可能ですので、分析レポートを参照しながらデータの取りまとめ作業など、在宅でのお仕事の効率アップにお役立ていただけます。



※ LabSolutions Directは、LabSolutions LC/GCに搭載されています。LabSolutions DB/CSには非対応です。

※ スマートデバイス(iPad, iPhone, Android端末など)およびWindows10を搭載したパソコンで使用できます。

※ ご使用になるWebブラウザによっては正常に表示できない場合があります。インターネットエクスプローラー(IE)は非対応です。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03)3219-(官公庁担当)5631・(大学担当)5616・(会社担当)5685

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06)6373-(官公庁・大学担当)6541・(会社担当)6556

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029)851-(官公庁・大学担当)8511・(会社担当)8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048)646-(官公庁・大学担当)0095・(会社担当)0081

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045)311-(官公庁・大学担当)4106・(会社担当)4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川12丁目1-1 伊伝静岡駅前ビル2階 (054)285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052)565-(官公庁・大学担当)7521・(会社担当)7531

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075)823-(官公庁・大学担当)1604・(会社担当)1603

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087)823-6623

広島支店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 (082)236-9652

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092)283-(官公庁・大学担当)3332・(会社担当)3334

島津コールセンター (操作・分析に関する電話相談窓口) 0120-131691
IP電話等: (075)813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>

初版発行:2020年5月 TGGN-0074