

■ [最高使用温度设定] 画面

按下  (主画面) - [功能] - [GC配置] - [最高使用温度]，将显示 [最高使用温度设定] 画面。

设定各温度控制单元的最高使用温度。显示的项目根据仪器配置的单元不同而异。



No.	项目	说明
①	色谱柱	设定柱温箱的最高使用温度。
		设定范围 10.0～470.0 °C
		默认值 450.0 °C
②	加热器端口	设定进样口、检测器、可选设备加热器的最高使用温度。已配置到流路时，将显示流路编号。
		 注意  强制 使用ECD时，设定为400 °C以下。
		设定范围 - OCI、PTV、辅助柱温箱以外10.0～470.0 °C - OCI、PTV10.0～520.0 °C - 辅助柱温箱10.0～420.0 °C
		默认值 470.0 °C
③	防止污染	勾选后，当检测器的温度设定值低于柱温箱温度的设定值时，会显示警告信息。要将检测器的温度设定为低于柱温箱温度的设定值时，请勿勾选。显示的项目与仪器中配置的检测器数量对应。