


7.7.3 [水素漏れチェック機能] 画面

 (HOME) - [オプション] - [水素漏れチェック機能] を押すと、[水素漏れチェック機能] 画面が表示されます。

オプションの水素センサ (P/N : S221-88999-41) 接続時に設定します。

▶▶ 参照 「8.7.2 水素センサ」 P.306

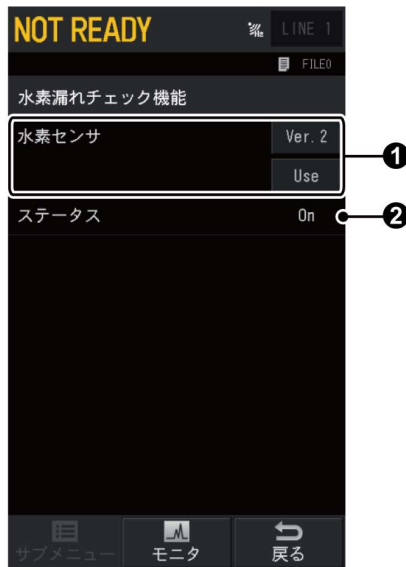

No.	項目	説明	
①	水素センサ	据付	[Ver.2] にすると、画面上に  (水素センサ) が表示され、水素漏れを監視します。
			設定項目 無し、Ver.1*1、Ver.2
			初期値 無し
		吸引	[Use] にすると、ポンプでカラムオープン内部の雰囲気吸引をします。
			設定項目 Not Use、Use
②	ステータス*2	初期値 Use	
		水素センサの状態を表示します。	

*1 GC-2050では [Ver.1] は非対応です。

*2 ステータスは①水素センサが [Ver.2] に設定されていた場合に表示されます。