


[氢气漏气报警功能] 画面

按下 （主画面） - [可选设备] - [氢气漏气报警功能]，将显示 [氢气漏气报警功能] 画面。

连接可选设备中的氢气传感器（P/N：S221-78910-41/S221-88999-41）时设定。

▶▶ 参考 “8.7.3 氢气传感器” P.389

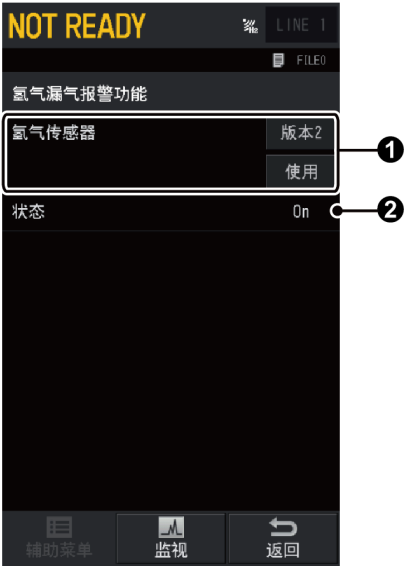

No.	项目	说明	
①	氢气传感器	安装	若设为 [版本1] 或 [版本2]，画面中将显示  （氢气传感器），监视氢气泄漏。
			设定项目 无、版本1、版本2
			默认值 无
		抽吸	若设为 [使用]，将抽吸柱温箱中的气体。
			设定项目 不使用、使用
			默认值 使用
②	状态*	显示氢气传感器的状态。	

* 当① [氢气传感器] 设定为 [版本2] 时显示状态。