

AFC、APCの制御範囲

全流量設定範囲

AFCの入口圧設定範囲

AFCの入口圧設定範囲は0～970 kPa、全流量設定範囲は0～1300 mL/minです。

ただし、これは、本装置に供給される元圧が980 kPaにおける仕様です。

元圧により、設定できる圧力、流量の範囲は以下のように制限されます。また、圧力の設定範囲は、取り付けるカラム、パージ流量によっても制限されます（1 mL/min、1 kPa以上の設定を推奨します）。

