

■ [その他環境設定] 画面

🏠 (HOME) - [ファンクション] - [環境設定] - [その他環境設定] を押すと、[その他環境設定] 画面が表示されます。

[環境設定] 画面に表示されている項目以外の各種項目を設定します。



No.	項目	説明
①	言語	タッチパネルに表示する言語を設定します。
		設定項目 Alt.、English
		初期値 English
②	バックライト自動オフ	バックライトが自動で消灯するまでの時間を設定します。
		設定範囲 0～9999 秒
		初期値 0 秒
③	圧力単位	圧力単位を変更できます。
		注記 ③ [圧力単位] の設定にかかわらず、以下の項目は [kPa] の値で表示されます。 - モニタ画面の圧力軸 - 標準自己診断結果の一次圧設定値と測定値 - 各ログファイルの表示値
		設定項目 kPa、bar、psi
		初期値 kPa
④	圧力表示桁	圧力の表示桁数を変更します。[桁増] にすると、③ [圧力単位] が [psi] のときに小数第3位まで設定できます。
		設定項目 通常、桁増
		初期値 通常

No.	項目	説明	
⑤	ブザー音量	タッチパネル操作やエラー時のブザー音の音量を設定します。	
		設定項目	Off、小、中、大
		初期値	小
⑥	ブザー音	ブザー音の音色を設定します。装置が複数台設置されているときに、装置によって異なるブザー音を設定すると、エラー発生時に判別しやすくなります。	
		設定項目	低音、高音
		初期値	高音
⑦	大気圧補正	[On] にすると、大気圧に応じて入口圧を補正します。	
		設定項目	Off、On
		初期値	Off
⑧	Ready後Zero補正	[On] にすると、[Readyチェック] 画面でチェックを付けた項目がすべてREADYになり、コントロールパネルのステータスランプが緑色になった後、自動でZero補正をします。 ▶▶ 参照 「[Readyチェック] 画面」 P.287	
		設定項目	Off、On
		初期値	On
⑨	一次圧	温調ポートまたはキャリアポートに供給する一次圧範囲を設定します。例えば本装置に供給されるボンベ圧が700 kPaのときは、[500-900 kPa] に設定します。	
		設定項目	500-900 kPa、300-500 kPa、900 kPa-
		初期値	500-900 kPa
⑩	ファン停止温度	温度制御を[Off] にしたときのオープンファンのファンを停止する条件を設定します。	
		設定項目	• COL カラムオープン温度が50 °C未満になったときにオープンファンを停止します。 • ALL カラムオープン温度が50 °C未満で、検出器や試料気化室などの温調ポートの温度が100 °C未満になったときにオープンファンを停止します。
		初期値	COL
⑪	オープンライト	オプションのオープンライトの設定です。[On] にすると、カラムオープンを開けたときにライトが点灯します。	
		設定項目	Off、On
		初期値	On