

■ [其它配置] 画面

按下 （主画面）- [功能] - [GC配置] - [其它配置]，将显示 [其它配置] 画面。

设定除了 [GC配置] 画面中显示的项目之外的其他项目。



No.	项目	说明	
①	语言	设定触摸屏中显示的语言。	
		设定项目	中文、English
		默认值	English
②	背景灯自动关闭	设定背景灯自动关闭所需的时间。	
		设定范围	0～9999秒
		默认值	0秒
③	压力单位	可更改压力单位。 注释 无论③ [压力单位] 设定如何，以下项目始终以 [kPa] 为单位显示： - 监视画面的压力轴 - 标准诊断结果的初始压力设定值和测定值 - 各日志文件的显示值	
		设定项目	kPa、bar、psi
		默认值	kPa
④	压力显示位数	更改压力的显示位数。若设为 [增加位数]，当③ [压力单位] 为 [psi] 时，最多可设定为3位小数。	
		设定项目	默认、增加位数
		默认值	默认
⑤	提示音音量	设定触摸屏操作及错误时的提示音音量。	
		设定项目	Off、小、中、大
		默认值	小

No.	项目	说明	
❶	提示音	设定提示音的音色。安装有多台仪器时，可为各仪器设定不同的提示音，以便在发生错误时加以区分。	
		设定项目	低、高
		默认值	高
❷	大气压补偿	若设为 [On]，将根据大气压来补偿入口压力。	
		设定项目	Off、On
		默认值	Off
❸	就绪后调零	若设为 [On]，待 [准备就绪检查] 画面中勾选的所有项目就绪，控制面板上的状态指示灯变为绿色后，会自动进行调零。 ▶▶ 参考 “ [准备就绪检查] 画面 ” P.291	
		设定项目	Off、On
		默认值	On
❹	开始后调零	若设为 [On]，将在开始分析、状态变为RUN，且控制面板的状态灯变为蓝色后，会自动进行调零。	
		设定项目	Off、On
		默认值	Off
❺	初始压力	设定向温控端口或载气端口供给的初始压力的范围。例如，向本仪器供给的气瓶压力为700 kPa时，设定为 [500-900 kPa]。	
		设定项目	500-900 kPa、300-500 kPa、900 kPa-
		默认值	500-900 kPa
❻	风扇停止温度	设定当温度控制为 [Off] 时停止柱温箱风扇的条件。	
		设定项目	• COL 柱温箱温度低于50 ℃时停止柱温箱风扇。 • ALL 柱温箱温度低于50 ℃、检测器、进样口等温控端口的温度低于100 ℃时，停止柱温箱风扇。
		默认值	COL
❼	柱温箱灯	设定可选设备柱温箱灯。若设为 [On]，灯将在柱温箱打开时点亮。	
		设定项目	Off、On
		默认值	On