

2.5.4 搬送テスト

ティーチングが正しく行われているか確認するため、搬送テストを実施できます。

1

 (HOME) - [AOC] - [サンプラ搬送テスト] の  (移動) を押す。

[サンプラ搬送テスト] 画面が表示されます。



ヒント

[サンプラティーチング] 画面で [サンプラ搬送テスト] の  (移動) を押しても表示できません。

2

[搬送準備] の [実行] を押す。

3

[L1] を設定する。

ターゲットまたはバーコードリーダー上の位置を、搬送元または搬送先として設定します。

- メイン側インジェクタ：[AOC-M] に設定します。
- サブ側インジェクタ：[AOC-S] に設定します。
- バーコード：[Barcode] に設定します。

4

[Sampler Vial No.] にバイアルの搬送先を設定する。

オートサンプラ上の任意の試料バイアル番号を、搬送元または搬送先として設定します。



ヒント

[From] と [To] を入れ替えるときは、 (入れ替え) を押します。

5

〔From〕に設定した位置にバイアルを置く。



ヒント 〔L1〕に〔AOC-M〕または〔AOC-S〕を設定したときは、対応するインジェクタの受渡位置（L1）にバイアルを置きます。



注記 〔To〕に設定した位置には、バイアルを置かないでください。

6

〔搬送開始〕の （開始）を押す。

ティーチング対象と試料バイアル番号の間で、搬送方向の設定に従ってバイアル搬送を行います。バイアルが正しく搬送されることを確認してください。
バイアルが正しく搬送されない場合、オートインジェクタの〔RESET〕ボタンを押してから、サンプラティーチングをやり直してください。



注記 アームが動いているときは、他の動作ボタンやGC本体の （STOP）を押さないでください。

2