

传输测试

可通过传输测试确认教学是否正确。

- 1
- 按下  (HOME) - [AOC] - [取样器传输测试] 的  (移动)。
显示 [取样器传输测试] 窗口。



-  提示
- 在 [取样器教学] 窗口中按下 [取样器传输测试] 的  (移动) 也可显示。

- 2
- 按下 [准备传输] 的 [运行]。

- 3
- 设置 [L1]。
将样品架或二维码读取器上的位置设为传送源或传送目的地。
 - 主进样器：设为 [AOC-M]。
 - 副进样器：设为 [AOC-S]。
 - 条形码：设为 [Barcode]。

- 4
- 为 [Sampler Vial No.] 设置样品瓶的传送目的地。
将自动取样器上的任意样品瓶号设为传送源或传送目的地。

-  提示
- 如需调换 [From] 和 [To]，请按下  (调换)。

5

在 [From] 位置上放置样品瓶。



提示 如果 [L1] 设为 [AOC-M] 或 [AOC-S]，请在对应进样器的交接位置 (L1) 放置样品瓶。



注释 请勿在 [To] 位置上放置样品瓶。

6

按下 [开始传输] 的  (开始)。

按照传输方向设置，在教学目标和样品瓶号之间传输样品瓶。

请确认样品瓶传输正确。

如果样品瓶未正确传输，请按下自动进样器的 [RESET] 按钮，重新进行取样器教学。



注释 进样臂运行时，请勿按下其他操作按钮或GC主机的  (STOP)。