

样品瓶接收位置的调整（教学）

使用AOC-20i

▼ 注释 使用自动取样器时，需要调整AOC-20i（自动进样器）的样品瓶接收位置。安装自动取样器时必须调整。

■ 作业步骤

1 按下 （主画面）- [AOC]，确认自动进样器的控制设为 [Off]。

2 按住AOC-20i的 [FUNCTION] 键和 [MONITOR] 键，将自动进样器的控制设为 [On]。



3

自动进样器和自动取样器的初始动作完成后，在自动进样器的样品架左端放置要使用的样品瓶（1.5 mL用或4 mL用）。



4

设定自动进样器的样品架位置。



- 1 按下  （主画面） - [AOC] - [变更设定画面] - [辅助菜单] - [详细设定]。




- 2 设定 [样品架位置]。
最多可保存3个样品架位置。
选择保存样品架位置的编号（0～2）。

 **注释** 初始值为保存以下位置，但因生产上的误差可能出现偏差，所以必须调整。

编号	初始值中保存的位置
0	旧仪器用的样品架位置

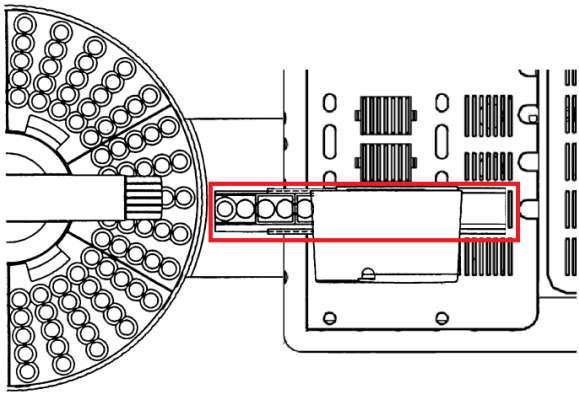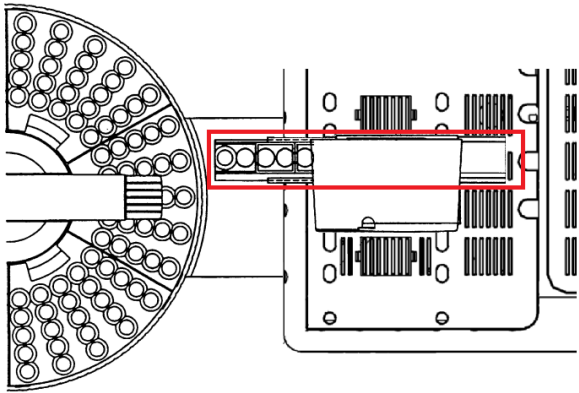编号	初始值中保存的位置
1	AOC-20i安装在6号进样口时的位置 
2	AOC-20i安装在7号进样口时的位置 

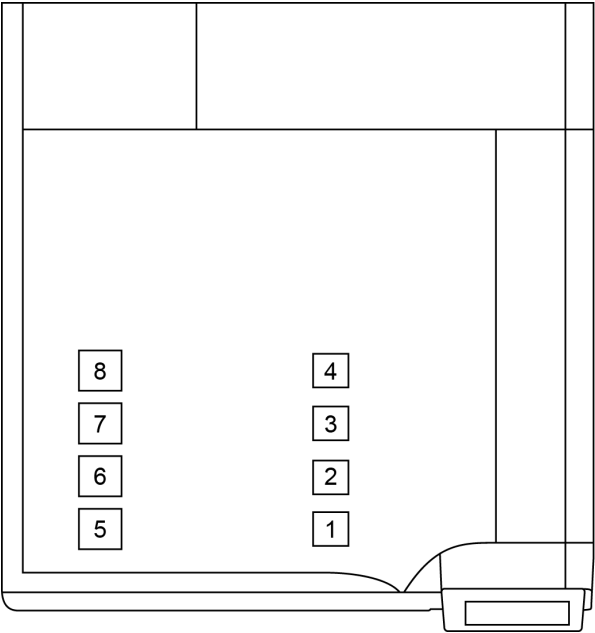

俯视图

5

将自动进样器的显示器设为[F78]。




- 1 按下自动进样器的[FUNCTION]键。
- 2 用数值变更键调到“078”。
- 3 按下[ENTER]键。

6

将自动进样器的进样臂移动到步骤2中防止进样瓶的位置。

▼ 注释 必须先多余拉出，然后慢慢退回，放到样品瓶的正上方。

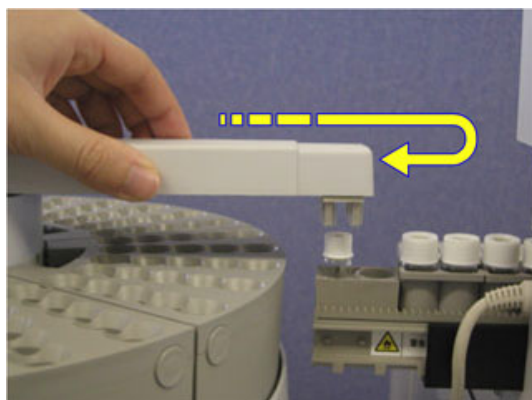

7

上下方向对到照片所示的高度。

! 注意




禁止

不可握住进样臂前端上下移动。
若用手按压，可能导致仪器破损。

应使用自动进样器的 [SAMPLE WASH] 键、[SOLVENT WASH] 键、[NUMBER OF INJECTIONS] 键。

- SAMPLE WASH: 上升
- SOLVENT WASH: 停止
- NUMBER OF INJECTIONS: 下降

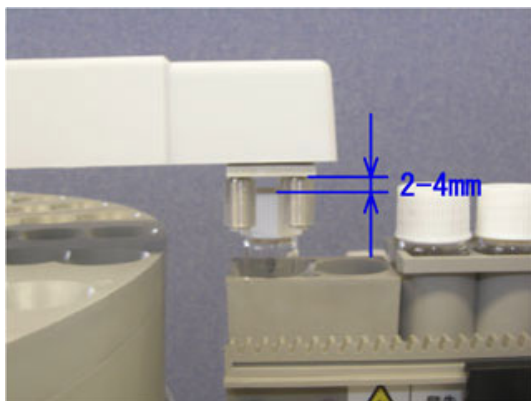

■ 注释 开始上升和下降可能需要一点时间（数秒钟）。

8

用数值变更键调到“001”，按下 [ENTER] 键。



进样臂前端的夹钳会活动。盖好样品瓶的盖子后，恢复为初始位置。