

[水素漏れチェック機能] 画面

 (HOME) - [オプション] - [水素漏れチェック機能] を押すと、[水素漏れチェック機能] 画面が表示されます。

オプションの水素センサ (P/N : S221-78910-41) 接続時に設定します。

▶▶ 参照 「8.7.3 水素センサ」 P.400



No.	項目	説明	
①	水素センサ	[有り] にすると、画面上に  (水素センサ) が表示され、水素漏れを監視します。	
		設定項目	無し、有り
		初期値	無し