


■ [オートインジェクタ] 画面

本装置にAOC-20シリーズを取り付けていて、AOCがラインに登録されているときに 

(HOME) - [AOC] を押すと、[オートインジェクタ AOC] 画面が表示されます。

AOC-20シリーズの状況確認や各項目の設定をします。

AOC-20シリーズを本装置に取り付けた後、AOC1をラインに登録します。デュアル構成のときは、サブのAOC2もラインに登録し、ライン番号を切り替えてそれぞれ設定します。

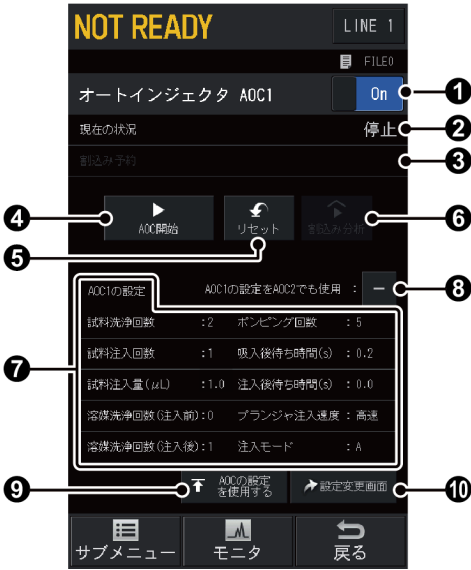

No.	項目	説明	
①	オートインジェクタ制御	[On] にすると、本装置からAOC-20シリーズを制御できます。	
		設定項目	Off、On
		初期値	Off

No.	項目	説明														
②	現在の状況	AOC-20シリーズの状態を表示します。														
		<table><tr><th>画面表示</th><th>状態</th></tr><tr><td>停止</td><td>停止中</td></tr><tr><td>バイアル取得</td><td>バイアルを取得中</td></tr><tr><td>準備中</td><td>動作中（注入前）</td></tr><tr><td>後処理</td><td>動作中（注入後）</td></tr><tr><td>バイアル返却</td><td>バイアルを返却中</td></tr><tr><td>待機</td><td>分析待機状態</td></tr></table>	画面表示	状態	停止	停止中	バイアル取得	バイアルを取得中	準備中	動作中（注入前）	後処理	動作中（注入後）	バイアル返却	バイアルを返却中	待機	分析待機状態
		画面表示	状態													
		停止	停止中													
		バイアル取得	バイアルを取得中													
		準備中	動作中（注入前）													
		後処理	動作中（注入後）													
		バイアル返却	バイアルを返却中													
待機	分析待機状態															
③	割り込み予約	割り込み分析を設定したバイアル番号を表示します。現在の分析が終了後、設定したバイアル番号の分析が実行されます。														
④	AOC開始	〔AOC開始〕を押すと、AOC-20シリーズの動作を開始し、注入と同時にGCヘスタート信号が送られます。														
⑤	リセット	AOC動作中に〔リセット〕を押すと、注入シーケンスを強制的に中断し、初期状態に戻します。 連続分析中に〔リセット〕を押した後〔AOC開始〕を押すと、最初の試料から注入を開始します。 AOC-20シリーズが動作中のときだけ設定できます。														
⑥	割り込み分析	割り込み分析をするバイアル番号を設定します。設定範囲は、使用するバイアルの種類や個数によって異なります。AOC-20シリーズが動作中のときだけ設定できます。														
		<table><tr><td>設定範囲</td><td> - オートサンプラAOC-20sなし - ショートターレット：1～6 - ロングターレット、ラックなし：1～12 - ロングターレット、ラックあり：1～15 - オートサンプラAOC-20sあり 1.5 mLバイアル：1～150 4 mLバイアル：1～96 </td></tr></table>	設定範囲	- オートサンプラAOC-20sなし - ショートターレット：1～6 - ロングターレット、ラックなし：1～12 - ロングターレット、ラックあり：1～15 - オートサンプラAOC-20sあり 1.5 mLバイアル：1～150 4 mLバイアル：1～96												
設定範囲	- オートサンプラAOC-20sなし - ショートターレット：1～6 - ロングターレット、ラックなし：1～12 - ロングターレット、ラックあり：1～15 - オートサンプラAOC-20sあり 1.5 mLバイアル：1～150 4 mLバイアル：1～96															
⑦	AOC1の設定	現在のAOC-20シリーズの設定値を表示します。														
⑧	AOC1の設定をAOC2でも使用	AOC-20シリーズがデュアル構成の場合、メインとサブを同じパラメータで動作させるときにチェックを付けます。														
⑨	AOCの設定を使用する	AOC-20シリーズで設定したパラメータを本装置に取り込みます。AOC-20シリーズで設定を変更したときに使用します。														
⑩	設定変更画面	〔AOC基本設定〕画面を表示します。AOC-20シリーズの設定ができます。														

サブメニュー

項目	説明
オーバーラップ	〔オーバーラップ〕画面を表示します。
オートサンプラ設定	〔オートサンプラ設定〕画面を表示します。
注入モード	〔AOC注入モード〕画面を表示します。 ▶▶ 参照 注入モードについては、AOC-20i／AOC-20sの取扱説明書「3.3.3 注入モード」を参照してください。