

安装自动进样器

! 注意



强制

拆装自动进样器之前，请务必关闭自动进样器的电源。

如果在自动进样器电源处于打开的状态下连接或拆卸，可能导致误运行或设备故障。
自动进样器的电源打开时，上部的风扇开始旋转。

1

按下  (HOME) - [AOC] 。

显示 [自动进样器] 窗口。

2

确认电源设为 [Off] 。



提示 如果电源为 [On]，请按下 [On]，将其改为 [Off]。

3

将AOC线连接到GC背面的接口。

自动进样器为1台时，将AOC线连接到INJECTOR1接口。

自动进样器为2台时，将主（朝前）AOC线连接到INJECTOR1接口，将副（朝后）AOC线连接到INJECTOR2接口。




注释

如果安装不正确，则在〔自动进样器〕窗口将电源设为〔On〕后，状态LED将亮起红灯。此时请检查安装状态，进行正确安装。

4

将AOC线连接到自动进样器。

插入时，请使电线接头的箭头部分朝上。

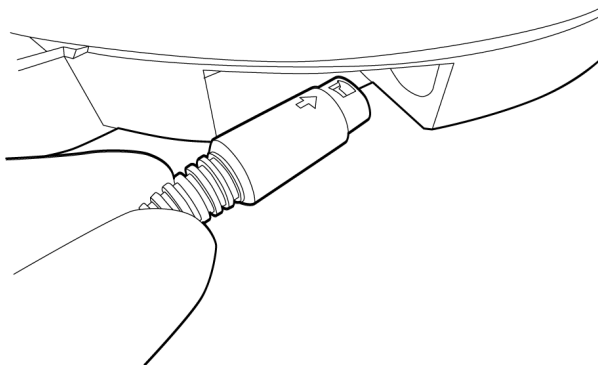


提示

AOC线的前后两端均可连接。

安装自动进样器。

从上往下将自动进样器安装到自动进样器用支架上。
进样口位于GC正面的INJ1～INJ4（从外到里）。

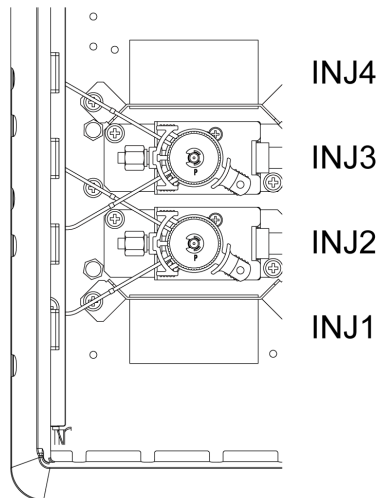

将进样口散热片插入自动进样器中，使其牢固嵌入。



 **提示** 拆卸自动进样器时，请垂直拉出自动进样器主机。

注释

- 请缓慢安装自动进样器。如果施加较大冲击，可能导致仪器损坏。
- 自动进样器的支柱需由售后服务工程师进行调整。安装后，请勿从GC上拆下或重新安装。