

将自动进样器安装到气相色谱仪上

安装到气相色谱仪上

无论气相色谱仪是哪一种型号，将自动进样器安装到气相色谱仪上的方法基本相同。

下图以 GC-2010 为例说明。


- 1 从上往下将自动进样器嵌入气相色谱仪上的 4 处安装销中。再将自动进样器嵌入进样口散热片中，然后牢固插入，直至不松动。

然后，连接 AOC 和 GC 的 AOC 线如有脱落，则将其连接起来。

⚠ 注意

- 安装和拆卸 AOC 线时，请务必先关闭 AOC 的电源。
若在 AOC 电源处于打开的状态下安装或拆卸，可能导致误运行或设备故障。

- 1 从上往下嵌入，直至不松动。
- 2 对准箭头的位置安装和拆卸 AOC 线。
- 3 AOC 线请用附带的挂钩固定，避免妨碍样品架运行。

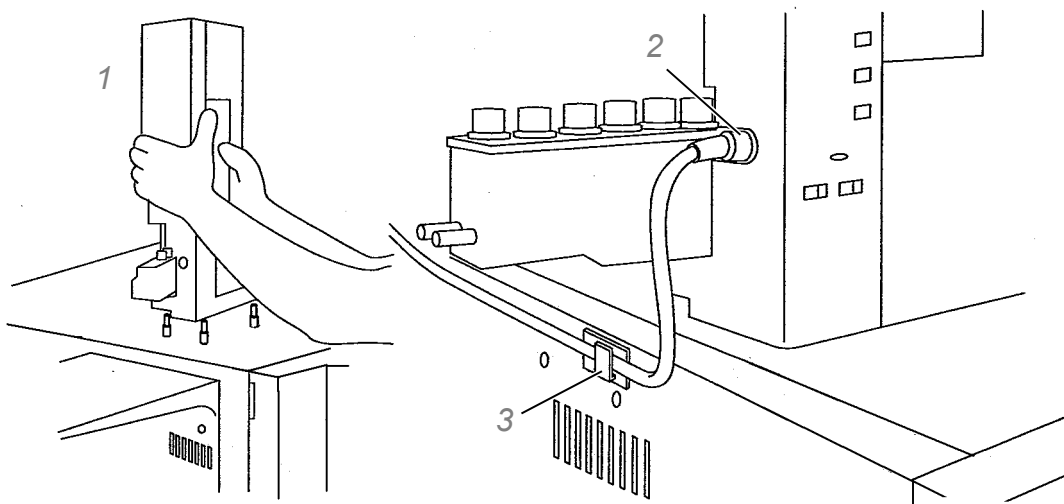

✎ 注释

若安装方法不正确，接通电源后，显示器上将显示错误“-11”。此时，请确认安装状态，并重新牢固推入。

✎ 注释


在连接着 AOC 线的状态下也能安装 / 拆卸自动进样器。将自动进样器主机移动到远处等 AOC 线无法到达的位置时，请将 AOC 线拆下。

要拆卸自动进样器时，垂直拉起自动进样器主机就能拆下。



注释

在 GC-2014、GC-14A/B 上使用时，如下图所示，GC-2010 等其他气相色谱仪上需要的弹簧、螺丝、支架已拆下。在 GC-2010 等仪器上使用自动进样器时需要，因此请妥善保管。

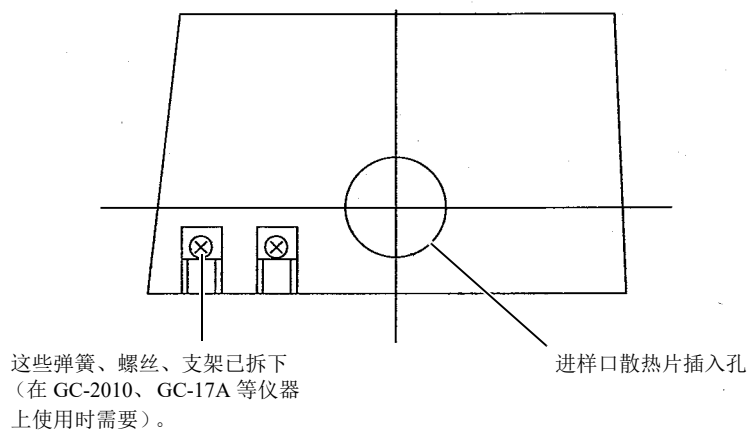

自动进样器的底面图