


■ [自动进样器] 画面

若在本仪器上安装了AOC-20系列，且AOC已配置到流路中时按下 （主画面）- [AOC]，
将显示 [自动进样器 AOC] 画面。

确认AOC-20系列的情况，设定各项目。

将AOC-20系列安装到本仪器后，将AOC1配置到流路中。双流路构成时，将辅助的AOC2也配置到流路中，然后切换流路编号分别设定。

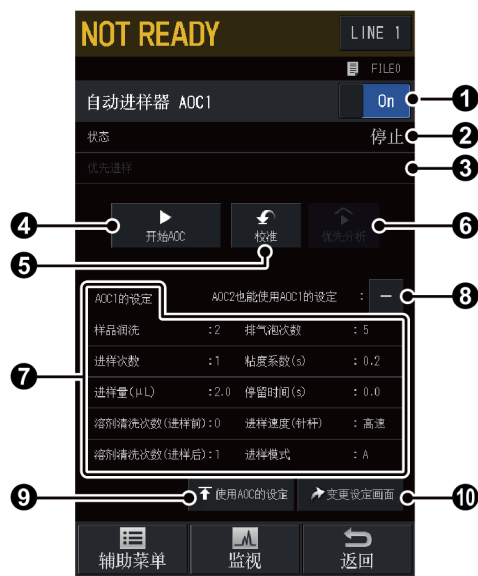

No.	项目	说明	
①	自动进样器控制	若设为 [On]，可通过本仪器控制AOC-20系列。	
		设定项目	Off、On
		默认值	Off

No.	项目	说明														
②	状态	显示AOC-20系列的状态。														
		<table><tr><th>画面显示</th><th>状态</th></tr><tr><td>停止</td><td>停止中</td></tr><tr><td>装载样品瓶</td><td>正在装载样品瓶</td></tr><tr><td>预备</td><td>运行中（进样前）</td></tr><tr><td>清洗</td><td>运行中（进样后）</td></tr><tr><td>卸载样品瓶</td><td>正在卸载样品瓶</td></tr><tr><td>待机</td><td>分析待机状态</td></tr></table>	画面显示	状态	停止	停止中	装载样品瓶	正在装载样品瓶	预备	运行中（进样前）	清洗	运行中（进样后）	卸载样品瓶	正在卸载样品瓶	待机	分析待机状态
		画面显示	状态													
		停止	停止中													
		装载样品瓶	正在装载样品瓶													
		预备	运行中（进样前）													
		清洗	运行中（进样后）													
		卸载样品瓶	正在卸载样品瓶													
待机	分析待机状态															
③	优先进样	显示设定为优先分析的样品瓶编号。结束当前的分析后，将对设定编号的样品瓶进行分析。														
④	开始AOC	按下〔开始AOC〕，将开始AOC-20系列的运行，在进样的同时，向GC发送开始信号。														
⑤	校准	若在AOC运行过程中按下〔校准〕，将强行中断进样序列，恢复为初始状态。 若在连续分析过程中按下〔校准〕后再按〔开始AOC〕，将从第一个样品开始进样。 仅可在AOC-20系列运行过程中设定。														
⑥	优先分析	设定要优先分析的样品瓶编号。设定范围因使用的样品瓶类型和个数不同而异。仅可在AOC-20系列运行过程中设定。														
		<table><tr><td>设定范围</td><td> - 无自动取样器AOC-20s - 短样品架：1～6 - 长样品架、无支架：1～12 - 长样品架、有支架：1～15 - 有自动取样器AOC-20s 1.5 mL 样品瓶：1～150 4 mL 样品瓶：1～96 </td></tr></table>	设定范围	- 无自动取样器AOC-20s - 短样品架：1～6 - 长样品架、无支架：1～12 - 长样品架、有支架：1～15 - 有自动取样器AOC-20s 1.5 mL 样品瓶：1～150 4 mL 样品瓶：1～96												
设定范围	- 无自动取样器AOC-20s - 短样品架：1～6 - 长样品架、无支架：1～12 - 长样品架、有支架：1～15 - 有自动取样器AOC-20s 1.5 mL 样品瓶：1～150 4 mL 样品瓶：1～96															
⑦	AOC1的设定	显示当前AOC-20系列的设定值。														
⑧	AOC2也能使用AOC1的设定	AOC-20系列为双流路构成时，主自动进样器和副自动进样器使用相同的参数时勾选。														
⑨	使用AOC的设定	将AOC-20系列中设定的参数导入到本仪器中。在AOC-20系列中更改了设定时使用。														
⑩	变更设定画面	显示〔AOC基本设定〕画面。可设定AOC-20系列。														

辅助菜单

项目	说明
重叠时间	显示〔重叠时间〕画面。
设定自动取样器	显示〔设定自动取样器〕画面。
进样模式	显示〔AOC进样模式〕画面。 ▶▶ 参考 关于进样模式，请参考AOC-20i/AOC-20s的使用说明书“3.3.3 进样模式”。