

[SCD更换部件计数器] 画面

按下 （主画面） - [检测器] - [辅助菜单] - [SCD更换部件计数器]，将显示 [SCD更换部件计数器] 画面。

可确认SCD更换部件的使用时间。



No.	项目		说明
1	内部陶瓷加热管		设定内部陶瓷加热管的使用时间。
	使用计数器		设为 [Yes] 后，若内部陶瓷加热管的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。
		设定项目	No、Yes
		默认值	Yes
	使用时间		显示内部陶瓷加热管的使用时间。按下 [Reset]，将清空使用时间。若在 [使用计数器] 为 [Yes] 时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。
	阈值		设定使用时间，作为更换内部陶瓷加热管的参考时间。
		设定范围	0～20000
		默认值	1000

No.	项目		说明	
②	外部陶瓷加热管		设定外部陶瓷加热管的使用时间	
	使用计数器	设为〔Yes〕后，若外部陶瓷加热管的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。		
		设定项目	No、Yes	
		默认值	Yes	
	使用时间	显示外部陶瓷加热管的使用时间。按下〔Reset〕，将清空使用时间。若在〔使用计数器〕为〔Yes〕时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。		
	阈值	设定使用时间，作为更换外部陶瓷加热管的参考时间。		
		设定范围	0～20000	
		默认值	1000	
③	SCD臭氧捕集阱		设定SCD臭氧捕集阱的使用时间。	
	使用计数器	设为〔Yes〕后，若SCD臭氧捕集阱的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。		
		设定项目	No、Yes	
		默认值	Yes	
	使用时间	显示SCD臭氧捕集阱的使用时间。按下〔Reset〕，将清空使用时间。若在〔使用计数器〕为〔Yes〕时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。		
	阈值	设定使用时间，作为更换SCD臭氧捕集阱的参考时间。		
		设定范围	0～20000	
		默认值	8760	
④	真空泵		设定真空泵的使用时间。	
	使用计数器	设为〔Yes〕后，若真空泵的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。		
		设定项目	No、Yes	
		默认值	Yes	
	使用时间	显示真空泵的使用时间。按下〔Reset〕，将清空使用时间。若在〔使用计数器〕为〔Yes〕时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。		
	阈值	设定使用时间，作为更换真空泵的参考时间。		
		设定范围	0～20000	
		默认值	8760	