

[SCD交換部品カウンタ] 画面

 (HOME) - [検出器] - [サブメニュー] - [SCD交換部品カウンタ] を押すと、[SCD交換部品カウンタ] 画面が表示されます。
 SCD交換部品の使用時間を確認できます。



No.	項目		説明
①	インナーパイロチューブ		インナーパイロチューブの使用時間を設定します。
	カウンタ使用		[Yes] にすると、インナーパイロチューブの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。
		設定項目	No、Yes
		初期値	Yes
	使用時間		インナーパイロチューブの使用時間を表示します。[Reset] を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用] が [Yes] のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。
	しきい値		インナーパイロチューブ交換の目安となる使用時間を設定します。
		設定範囲	0～20000
		初期値	1000

No.	項目		説明
②	アウターパイロチューブ		アウターパイロチューブの使用時間を設定します。
	カウンタ使用	[Yes] にすると、アウターパイロチューブの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。	
		設定項目	No、Yes
		初期値	Yes
	使用時間		アウターパイロチューブの使用時間を表示します。[Reset] を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用] が [Yes] のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。
	しきい値	アウターパイロチューブ交換の目安となる使用時間を設定します。	
		設定範囲	0～20000
		初期値	1000
③	SCDオゾンスクラバー		SCDオゾンスクラバーの使用時間を設定します。
	カウンタ使用	[Yes] にすると、SCDオゾンスクラバーの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。	
		設定項目	No、Yes
		初期値	Yes
	使用時間		SCDオゾンスクラバーの使用時間を表示します。[Reset] を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用] が [Yes] のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。
	しきい値	SCDオゾンスクラバー交換の目安となる使用時間を設定します。	
		設定範囲	0～20000
		初期値	8760
④	真空ポンプ		真空ポンプの使用時間を設定します。
	カウンタ使用	[Yes] にすると、真空ポンプの使用時間がしきい値を超えたときに、メッセージ表示部にメッセージを表示します。	
		設定項目	No、Yes
		初期値	Yes
	使用時間		真空ポンプの使用時間を表示します。[Reset] を押すと、使用時間がリセットされます。[カウンタ使用] が [Yes] のときに使用時間がしきい値を超えると、表示色が赤に変わります。
	しきい値	真空ポンプ交換の目安となる使用時間を設定します。	
		設定範囲	0～20000
		初期値	8760