


[AP_Backup の概要]


AP_Backup は、ログイン機能の全ユーザー設定情報をバックアップ/リストアすることができるソフトウェアです。故障や人的ミス等で天びん本体のユーザー設定情報が消えてしまった場合でも、バックアップしていた状態に容易に復元することができ、手作業で設定し直す必要がなくなります。また、複数の天びん間のユーザー設定情報を容易に移行できるため、複数台の AP シリーズを同じ設定でユーザー管理する場合にも活用していただけます。

AP_Backup は Windows10 と Windows11 で動作確認済みです。また、天びんと PC を接続するために USB ケーブル(P/N : S321-71730-42)が必要です。


※ AP_Backup はログイン機能のユーザーアカウント数が 90 人の機体(ソフトウェアのバージョンの先頭文字が"L"または"E"の場合)に限り使用可能です。ユーザーアカウント数が 10 人の機体では使用できません。

[AP_Backup の使い方]

1. ダウンロードした圧縮ファイルを解凍した後、フォルダ内にある setup.exe を実行します。インストーラーが立ち上がるのでインストーラーの指示に従って AP_Backup をインストールします。インストール完了後、パソコンのデスクトップに AP_Backup のショートカット(右図参照)が作成されます。
2. 天びんとパソコンに USB ケーブルを接続します。天びんはログイン機能を有効にし、管理者でログインした状態で、重量値表示にします。
3. AP_Backup を立ち上げて実行したい機能のボタンをクリックします。

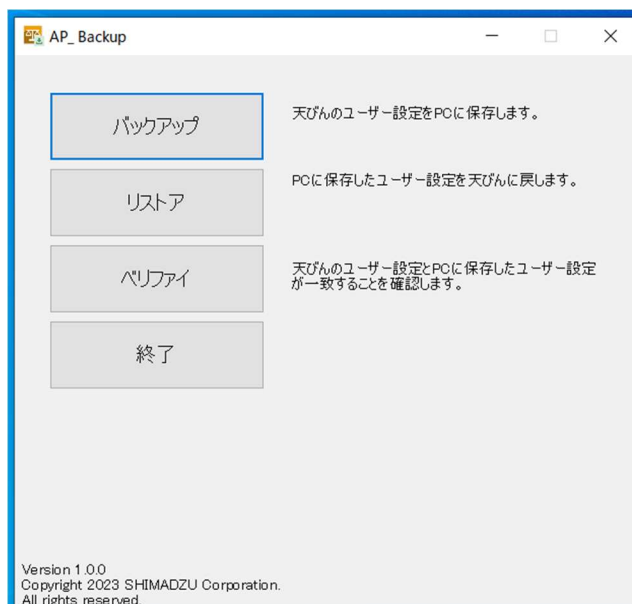

4. 通信設定画面が立ち上がるので、COM ポートやボーレート等を天びん本体に合わせて設定します。通信設定完了後「テスト実行」をクリックすると、接続している天びんのシリアルナンバーが表示されます。エラーメッセージが表示される場合は通信設定からやり直します。

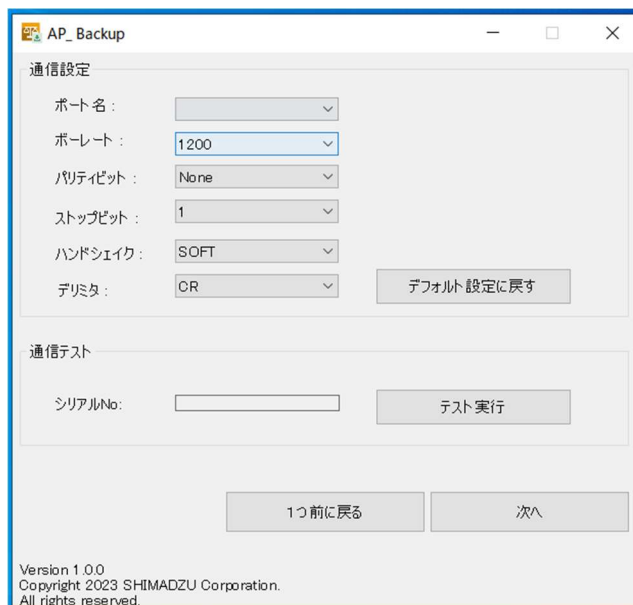

5. 画面の指示にしたがって、「次へ」をクリックしていき、バックアップ/リストア/ベリファイを実行します。バックアップには約 3 分、リストアには約 5 分、ベリファイには約 3 分かかります。

