

電子天びん チェックリスト

設置環境

- ☐ エアコンの風が天びんに当たっていない。
- ☐ 部屋のドアの開閉が少ない。人の出入りが少ない。
- ☐ 部屋にいる人数は少ない。
- ☐ 直射日光が当たっていない。
- ☐ 部屋の環境（温度・湿度・気圧）変化が大きい。
- ☐ 頑丈な机を使用している。
- ☐ 振動の少ない場所である。

設置方法

- ☐ 取扱説明書に指示された時間以上通電している。
- ☐ 天びんの水平が取れている。
- ☐ 校正された分銅 あるいは 内蔵分銅による感度調整を実施している。
- ☐ 皿の取付け方は間違っていない。
- ☐ 保護カバーが浮いて計量皿に接触していない。

計量操作

- ☐ 分銅・風袋・試料の温度をひょう量室の温度に保っている。
- ☐ イオナイザで器具・試料を除電した。
- ☐ 風防内に手を入れてはかり取りしていない（長いピンセットを使用）。
- ☐ 長袖・手袋を着用している。

チェック実施日： / /

チェック実施者：