


島津オートグラフ™用ソフトウェア

TRAPEZIUM™ X-V Ver.2.0.0リリース!

最新バージョンへのアップグレードで、お使いの試験機に多彩な機能を追加

現在お使いのXシリーズで、最新の多彩な解析機能を実現し、簡単&スピーディに必要なデータを取得できます。

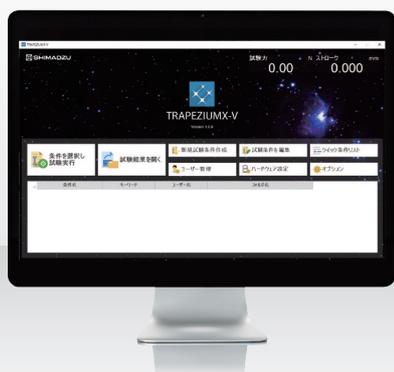

AGX™-V2



AG-X/AG-Xplus




AGS-X



EZ-X

新型恒温槽TCE制御


新型恒温槽TCEの温度設定が可能です。
また、温度データを他のセンサーと連動して記録することが可能です。
(恒温槽TCEはオプション)

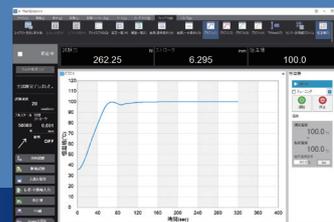

USBカメラ機能



試験結果に連動した動画撮影が可能になりました。
試験品の観察や、試験実施のエビデンスとして動画から切り出した静止画をレポートに貼り付けができます。
(USBカメラはオプション)

USBカメラ (オプション)

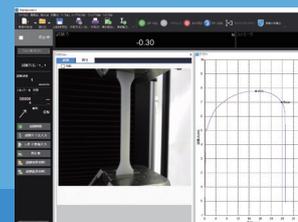

Real-Time Strain View

格子パターンを貼り付けた試験品の平面ひずみをリアルタイムに観察できるようになります。
(TRViewXとReal-Time Strain Viewはオプション)

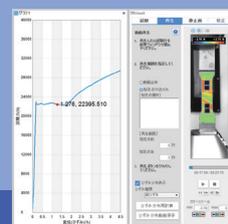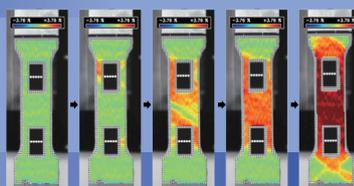


速度センサー

ひずみ速度、応力速度など速度に関するデータをリアルタイム計算しながら表示、採取することができます。従来試験後に手作業により求めていたデータを自動計算かつ試験中にもその状態が確認できます。




選べる5つのソフトウェア

シングルソフトウェア

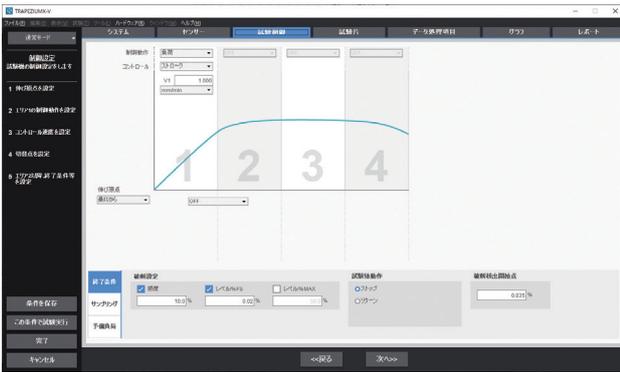


一般的な一方向の試験を行うソフトウェアです。引張、圧縮、曲げ、ピール試験が行えます。

サイクルソフトウェア

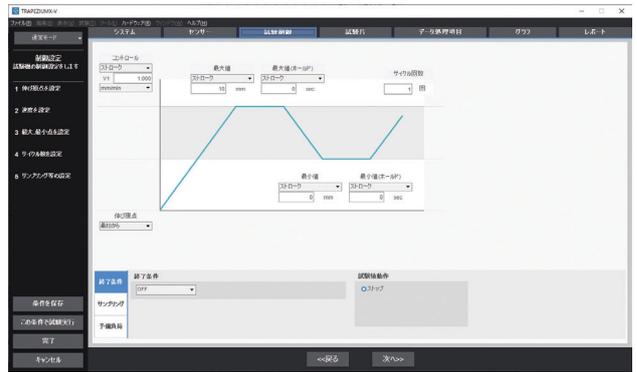

耐久試験のようにアップダウンを繰り返す試験が行えます。

コントロールソフトウェア

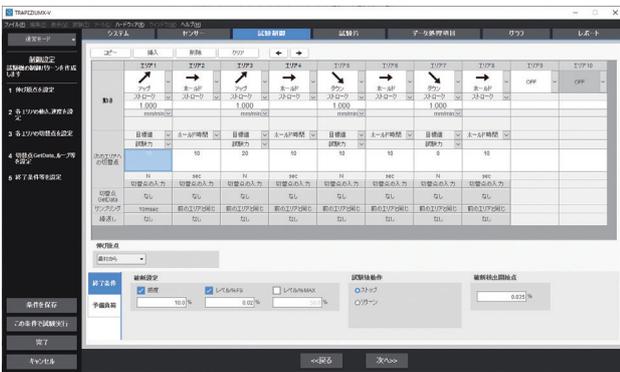

試験機の動作パターンを自分で作成できるソフトウェアです。フォームラバーの圧縮、保持の繰り返し試験などが行えます。

テクスチャーソフトウェア



食品、医薬品の特性（テクスチャー）を測定するソフトウェアです。そしゃく性、ゼリー強度、粘着性など、専用のデータ処理結果を求めることができます。

スプリングソフトウェア

ばねの試験を実行することができます。ばね専用の特性値とばねの「高さ」や「長さ」を測定することができます。

r 値（ランクフォード値）の新 JIS 対応

JIS Z 2254:2021 (ISO 10113:2020)「薄板金属材料の塑性ひずみ比試験方法」に記載の計算式で、r 値（ランクフォード値）を計算することが可能です。

オートグラフ、TRAPEZIUMおよびAGXIは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。

本文に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。なお、本文中では「TM」、「®」を明記していません。本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1



- | | |
|---|--|
| 東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622 | 郡山営業所 (024) 939-3790
つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515 |
| 関西支社 (官公庁・大学担当) (06) 6373-6541
(会社担当) (06) 6373-6661 | 北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0082 |
| 札幌支店 (011) 700-6605 | 横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106
(会社担当) (045) 311-4615 |
| 東北支店 (022) 221-6231 | |

- | | |
|--|--|
| 静岡支店 (054) 285-0124 | 四国支店 (087) 823-6623 |
| 名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7532 | 広島支店 (082) 236-9652 |
| 京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1602 | 九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334 |
| 神戸支店 (078) 331-9665 | 島津コールセンター ☎ 0120-131691
(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691 |
| 岡山営業所 (086) 221-2511 | |