

Experience New Benchmarks with Empower


Waters™ Empower™ 対応 島津LCドライバパック



■ Nexera™ lite inert (LC-40i / SIL-20A/SIL-20AC) の制御に対応

Empowerから島津UHPLC Nexera seriesのNexera lite inert (LC-40i, SIL-20A, SIL-20AC)の制御が追加されます。非金属でサンプル流路を構成することによりサンプルの金属吸着抑制を志向した「バイオイナートシステム」を含むNexera seriesの先進的な機能をEmpowerで体感できます。

Empowerの装置メソッド編集画面で島津LCの装置パラメータが設定でき、かつ装置メソッドとして各パラメータが保存できるので、初めて島津LCをEmpowerから制御するオペレータでも安心してご使用頂けます。Empowerの「サンプルの分析」画面に表示されるコントロールパネルには、島津LCを直接制御する機能の他、システムの稼働状況が一目で確認できるモニタ機能、各装置の消耗品の使用頻度をチェックするシステムチェック機能などが装備されており、分析前に行う装置の日常点検や分析時における装置の稼働状況モニタとして利用できます。

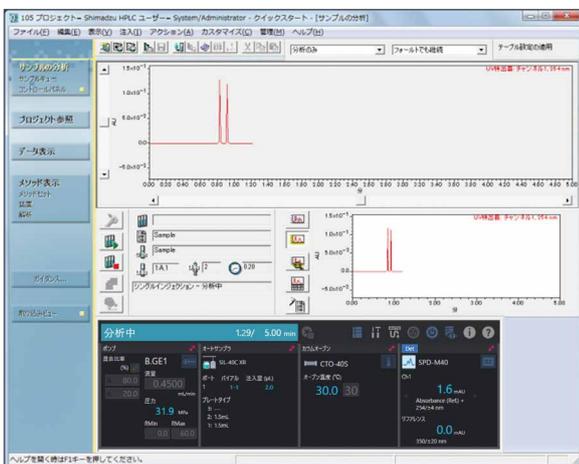

コントロールパネル

システムチェックレポート			
システム名:	L2210000001		
実施日時:	2002/02/22 18:33		
実施者:	nakao		
総合判定:	合格		
ソフトウェア名:	Shimadzu LC Driver for Empower (Nexera series)		
ソフトウェアバージョン:	1.00		
装置名:	LC-40D XR	機種番号:	L2213000001
リンクアドレス:	2	管理番号:	
実施日時:	2002/02/22 18:32	ROMバージョン:	V1.02
チェック結果	現在値	基準値	結果
ROMチェック			合格
RAMチェック			合格
INSTALLATION (2000101)			合格
光リンク非チェック			合格
リークセンサチェック (T000000(h))			合格
リークセンサレベル	99%		

システムチェックレポート

■ 対応装置リスト

Nexera シリーズ

ユニット	品名
システムコントローラー	SCL-40 / CBM-40 / CBM-40lite
送液ユニット	LC-40D / LC-40D XR / LC-40B XR / LC-40D XS / LC-40D X3 / LC-40B X3 LC-40D XSi / LC-40i / LC-20AB
オートサンプラー	SIL-40 / SIL-40C / SIL-40 XR / SIL-40C XR / SIL-40C XS / SIL-40C X3 / SIL-40C XSi プレートチェンジャー SIL-30ACMP / SIL-20A / SIL-20AC
カラムオープン	CTO-40C / CTO-40S / CTO-30A
化学反応槽	CRB-40
検出器	SPD-40 / SPD-40V / SPD-M40 / SPD-M30A / RID-20A RF-20A / RF-20AXS / AD / CDD-10Avp
移動相モニター	MPM-40
リザーバ切替バルブ	LPGE Unit / FCV-11AL / FCV-11ALS / Switching valve
高圧流路切替バルブ	FCV-0206 / FCV-0607 / FCV-0206H / FCV-0607H / FCV-0206H3 / FCV-0607H3 FCV-0206H2i / FCV-0607H2i FCV-36AH FCV-BOX / FCV-S

※LC-30ADポンプなど上記以外の旧機種との混在はできません。

※1台のコンピュータまたは取り込みサーバー (LAC/E³²™等) に最大4台の島津LCを制御することができます。ただし、PDAを1台 (または2台) 接続した場合は、LCの接続台数が3台 (または2台) に制限されます。

※1台のコンピュータまたはデータ取り込みサーバー (LAC/E³²等) に島津LCとWaters社製LCシステムを同時に接続することはできません。島津LC専用のデータ取り込みサーバーを別途ご用意ください。

Nexeraは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。
Waters、EmpowerおよびLAC/E³²は、Waters Corporationおよびその関係会社の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631 (大学担当) (03) 3219-5616 (会社担当) (03) 3219-5622	郡山営業所 (024) 939-3790 つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511 (会社担当) (029) 851-8515	静岡支店 (054) 285-0124 名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521 (会社担当) (052) 565-7531	四国支店 (087) 823-6623 広島支店 (082) 236-9652 九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332 (会社担当) (092) 283-3334
関西支社 (官公庁・大学担当) (06) 6373-6541 (会社担当) (06) 6373-6556	北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095 (会社担当) (048) 646-0081	京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604 (会社担当) (075) 823-1603	島津コールセンター ☎ 0120-131691 (操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691
札幌支店 (011) 700-6605 東北支店 (022) 221-6231	横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106 (会社担当) (045) 311-4615	神戸支店 (078) 331-9665 岡山営業所 (086) 221-2511	