

500 Nねじ式平面形つかみ具、AGS-Xシリーズ / EZ-Xシリーズ用

500 Nねじ式平面形つかみ具は、低容量AGS-XシリーズおよびEZ-Xシリーズのロードセルに使用するつかみ具で、平面つかみ歯が付属しています。標準タイプのねじ式平面形つかみ具と同様に多目的のつかみ具で、ゴム、プラスチック、織物、布、紙などフィルム形状のさまざまな材料の静的引張試験に使用できます。

上部／下部つかみ具セット、または上部つかみ具のみをご利用いただけます。上部つかみ具はロードセルに直接ねじ留めが可能で、AGS-Xシリーズの50 N～100 NロードセルとEZ-Xシリーズの50 N～500 Nロードセルに対応しています。これらより大きな容量のロードセルに対応するには、別途、連結継手が必要です。下部つかみ具は万能試験機の下部継手に直接連結できます。

適応材料


ゴム、プラスチック、織物、布、紙

適応試験片

フィルム、板材

操作

つかみ歯の間に試験片を挿入後、各つかみ具の側面にあるバーハンドルを指で閉めて試験片を把持します。試験片の中心合わせがしやすいよう、つかみ具本体とつかみ歯に中心位置の印が付いています。

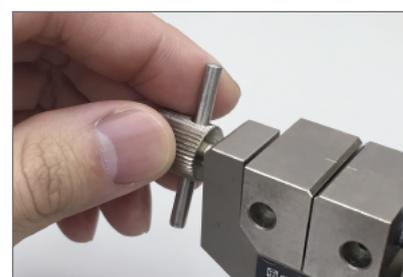


つかみ具の操作

仕様

つかみ具 容量	適応試験片 厚さ	つかみ歯寸法		温度範囲	つかみ具寸法		上部つかみ具 質量	上部つかみ具 継手	下部つかみ具 の継手 (φピン)
		幅	長さ		幅	長さ 上部/下部 注1			
kN	mm	mm	mm	°C	mm	mm	kg	mm	mm
0.5	0 ~ 5	25	20	0 ~ 40	92	58 / 72	0.41	M6ねじ、 ピッチ 1.0	16 (6.5)

注1: 上部つかみ具の長さはロードセルの一番下からつかみ具の先端までです。下部つかみ具の長さは取り付けピンからつかみ具先端までです。

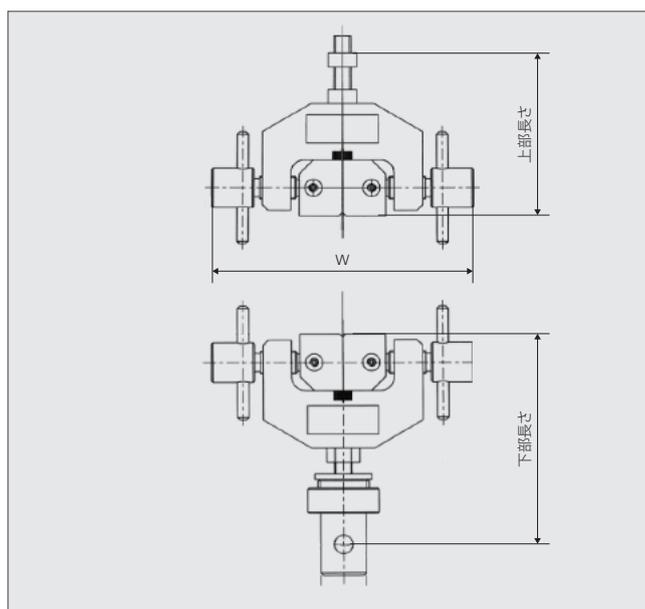

注文情報

P/N	品名
346-51690-03	500 Nねじ式平面形つかみ具 (平面つかみ歯付き) セット内容: 上部/下部つかみ具、平面つかみ歯
346-51690-01	上部500 Nねじ式平面形つかみ具 (平面つかみ歯付き)

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していません。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631 (大学担当) (03) 3219-5616 (会社担当) (03) 3219-5622	郡山営業所 (024) 939-3790 つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511 (会社担当) (029) 851-8515	静岡支店 (054) 285-0124 名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521 (会社担当) (052) 565-7531	四国支店 (087) 823-6623 広島支店 (082) 236-9652 九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332 (会社担当) (092) 283-3334
関西支社 (官公庁・大学担当) (06) 6373-6541 (会社担当) (06) 6373-6556	北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095 (会社担当) (048) 646-0081	京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604 (会社担当) (075) 823-1603	
札幌支店 (011) 700-6605 東北支店 (022) 221-6231	横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106 (会社担当) (045) 311-4615	神戸支店 (078) 331-9665 岡山営業所 (086) 221-2511	島津コールセンター ☎ 0120-131691 (操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691