


LC、LC-MS用オープンアクセスソフトウェア

Open Solution

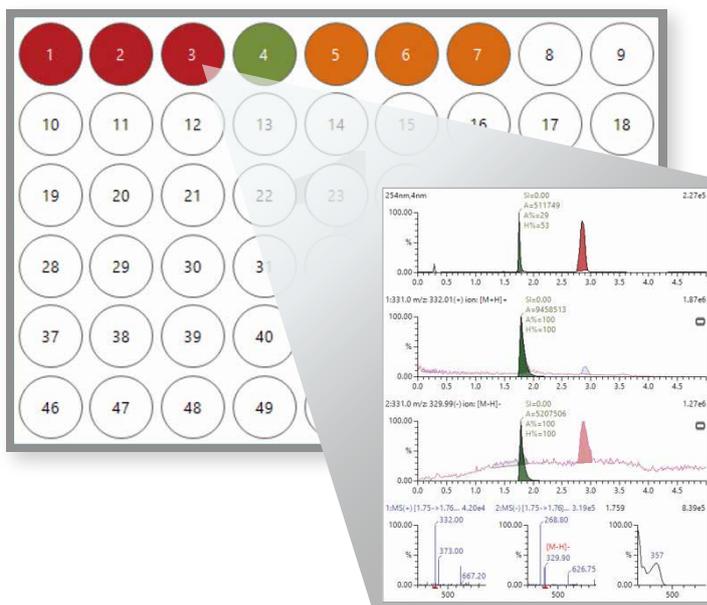

LC、LC-MSへのオープンアクセス 分析・解析の効率を最大化します

繰り返し多くの分析・解析が行われているラボでは、分析時や解析時にPCの占有が発生するとともに、毎日使用する装置の管理・メンテナンスが必要となっています。

Open Solutionは、複数人で装置を共用し、いくつかの分析条件で定性分析や分取を実行する環境（オープンアクセス環境）下でのLC、LC-MS分析および分取をサポートするソフトウェアです。

Open Solutionの特長

直感的な画面で、誰でも簡単に分析を実行！

自動コンディショニングで、いつでも装置は最適な状態に

分析完了をメールで通知 & 居室から分析結果を解析可能

※Open Solutionは分析から分取へのスケールアップもサポートしています。詳細はC190-0477 Nexera™ Prepのカタログをご参照ください。

直感的な分析



サンプル登録、メソッド選択、分析の一連の操作を1画面で実行できます。分かりやすいユーザーインターフェースで、使用者の操作をサポートします。

ユーザーを選択してログイン

装置の状態を一目で確認

分析にかかる予測時間を表示

分析の進捗は、パイアルのカラーで簡単に判別

表形式で簡単に分析を登録

Run #	Met #	Met名	名前	注入量	群数	サンプル名
1	1	1	admin_20200903_04_001	2		184.8
2	1	1	admin_20200903_04_002	2		234.5
3	1	1	admin_20200903_04_003	2		456.5
4	1	1	admin_20200903_04_004	2		324.7
5	1	1	admin_20200903_04_005	2		456.4

ボタンをクリックするだけで分析開始

自動コンディショニング



スタートアップ、シャットダウン、分析前の自動コンディショニングなど、運用に合わせた設定を行うことで、必要なときに適切な状態で装置を使用可能です。

毎朝決まった時間に

スタートアップ

コンディショニングを予約

自動でLCやMSを立ち上げ

毎日同じサンプルを分析し、装置の状態を確認

出勤時には分析が可能な状態に



分析が一定時間行われな場合

シャットダウン

アイドリング時間の指定

低流量の送液に切り替え

移動相を節約しつつ、いつでも分析開始できる状態を維持



自動停止時間の指定

長時間使用されていない場合、装置を自動でシャットダウン



電源の切り忘れを防ぎ、省エネルギーに貢献



メール通知 & 解析



Open Solutionをネットワーク上で運用することで、居室のPCでも分析完了の通知を受け取ることができます。メールのリンクから解析画面にアクセス可能で、スムーズな解析フローを実現します。

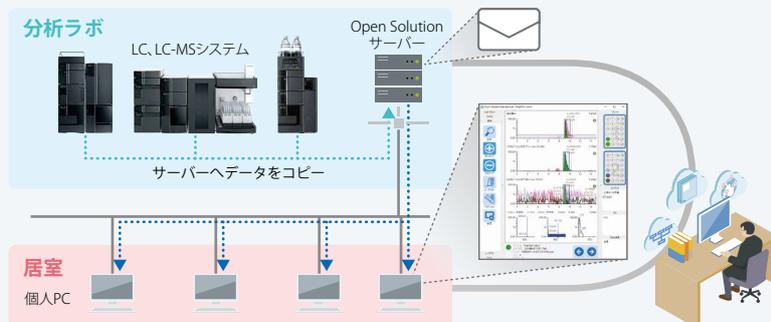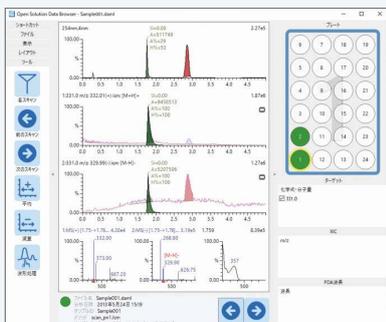

居室のPCで結果の解析が可能

ライセンスの種類

- サンプル登録ライセンス
- 再解析ライセンス

Nexeraは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

製品情報



価格お問合せ



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622

関西支社 (06) 4797-7230
札幌支店 (011) 700-6605
東北支店 (022) 221-6231
郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515
北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081

横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106
(会社担当) (045) 311-4615
静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531
京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1603

神戸支店 (078) 331-9665
岡山営業所 (086) 221-2511
四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652
九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691
(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等:(075) 813-1691