

新型コロナウイルス拭取り検査試薬キット -環境検査用-

LSBN-0015-0657
Mar.2021

検体の採取方法

- お客様にご準備いただくもの
 - ・手袋（拭取り作業は手袋を着用して実施することを推奨します）
 - ・綿棒型拭取り器具（日本BD社製『ラスパーチェック拭取り検査用スワブ』など）
 - ・マイクロピペット
 - ・ピペットチップ



綿棒型拭取り器具（画像：日本BD社製『ラスパーチェック拭取り検査用スワブ』）

○ 採取手順



1


拭取り綿棒を用意する。

*器具本体中の溶液（蒸留水、生理食塩水またはリン酸緩衝液など）量が多い場合（例10 mL）、マイクロピペット等を使用して**予め1 mLまで減量**しておく。



2

綿体を容器内壁に軽く押し付けるなどして絞った後、容器から綿棒を抜く。

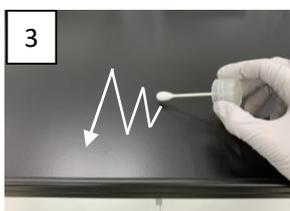

3

綿棒の綿体で検査対象箇所を拭取る。



4


綿棒を容器中に戻して蓋を閉める。



5

容器を10秒間攪拌する。
*溶液が綿体に浸漬するように攪拌してください。

○ 検査対象箇所の例

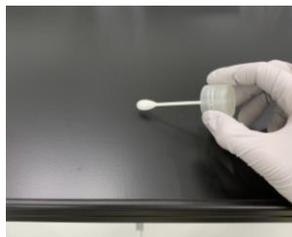

机



水道の蛇口



タブレットの画面



扉の取っ手

【備考】上記の使用方法は、日本BD社『ラスパーチェック拭取り検査用スワブ』の正式な使用手順とは異なります。本手法に関するお問合せは、下記の（株）島津製作所までお願いします。