


簡易シート『操作ガイド』

キースイッチ部とその機能

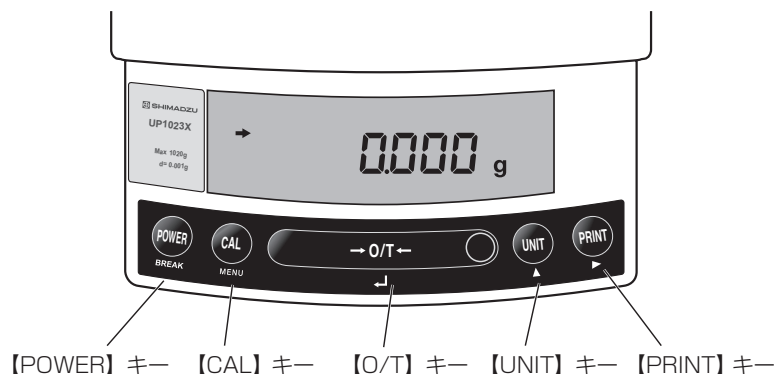

各キーの機能は次表のようになっています。詳細は本文 1.2 を参照してください。

操作するキー	測 定 中 に	
	短く押すと…	約 3 秒間押し続けると…
【POWER】	動作/スタンバイを切り替えます。	応用測定機能が動作しているとき、それを解除します。
【CAL】	感度校正やメニュー設定に入ります。	最後に確定したメニュー項目を表示します。(ラストメニューコール)
【O/T】	風袋引きします(ゼロ表示にします)。	プリテア値を表示します。*1
【UNIT】	表示単位を切り替えます。	1d/10d 表示を切り替えます。
【PRINT】	表示値を電子プリンタやパソコンなどの外部機器に出力します。	日付と時刻を電子プリンタなどの外部機器に出力します。

*1 【O/T】キーの右端の丸印部分は、「自動モード」(8.2参照)のときはUW/UXシリーズの自動モードとの切り替えキーとして、「はかりとりモード」(8.2参照)のときには環境設定切り替えキーとして機能します。それ以外の場合は、この丸印部分も【O/T】キーの他の部分と同じ機能です。

操作するキー	メ ニ ュー 設 定 中 に	
	短く押すと…	約 3 秒間押し続けると…
【POWER】	1 段上のメニューレベルに戻ります。	質量表示に戻ります。
【CAL】	次のメニュー項目に移動します。	最後に確定したメニュー項目を表示します。(ラストメニューコール)
【O/T】	表示中のメニュー項目の設定、または表示中のメニューに入ります。	何もありません。
【UNIT】	数値設定メニューのとき、点滅中の桁を+1 します。	何もありません。
【PRINT】	数値設定メニューのとき、点滅する桁を移動 します。	何もありません。

ディスプレイ部とその機能

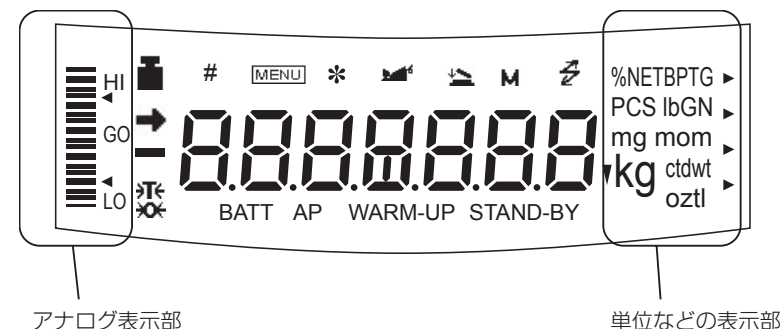


表 示	読 み 方	意 味
→	安定マーク	測定値が安定しているとき、および、メニュー設定で現在設定されている項目を表示しているとき、点灯します。
👉	ふうたい 風袋 マーク	プリテア値が設定されているとき、点灯します。
🏠	分銅マーク	感度校正のとき、点灯します。また、自動感度調整時刻になっているとき点灯します。
#	置数マーク	数値を設定するとき、点灯します。
MENU	メニューマーク	メニュー設定中に、点灯します。
*	アスタリスク	測定値以外の数値を表示しているとき、点灯します。
📶	通信マーク	RS-232C または DATA I/O コネクタ経由で外部機器と通信しているとき、点灯します。
▼	逆三角マーク	固体比重単位のときや小数点の代用として点灯します。
🚫	ゼロマーク	オートゼロ機能が ON のとき、点灯します。
🐾	動物マーク	動物測定機能が ON のとき、点灯します。
📊	積込マーク	積込測定機能が ON のとき、点灯します。
M	メモリマーク	正味総量測定機能(メモリ機能)が ON のとき、点灯します。
AP	オートプリントマーク	オートプリント機能が ON のとき、点灯します。
STAND-BY	スタンバイマーク	電源スタンバイ中に、点灯します。また、応用測定のスランバイ中にも点灯します。
▶	安定性応答性 設定マーク	安定性応答性の設定状態にあわせて点灯します。UW/UXシリーズの自動モードでの測定中は表示部右端最上段の▶マークが点灯します。(固体比重測定、液体密度測定を除く)



メニューマップシート

- [CAL] キー : 同じ階層の次のメニュー項目へ移動します (下図の↓)。
- [O/T] キー : 1つ下の階層のメニュー項目へ移動します (下図の→)。
1つ下の階層のメニュー項目がない場合は、確定します。
- [POWER] キー : 1つ上の階層のメニューへ移動します (下図の←)。
([POWER] キーを押すつづけると、一気に質量表示に戻ります)

メニュー設定の方法は本文 4.3 を参照してください。

メニュー設定上の注意

設定したいメニュー項目が表示されても安定マーク が付いていなければその項目に設定されていません。かならず表示中に [O/T] キーを押して、安定マークをつけてから質量表示に戻ってください。

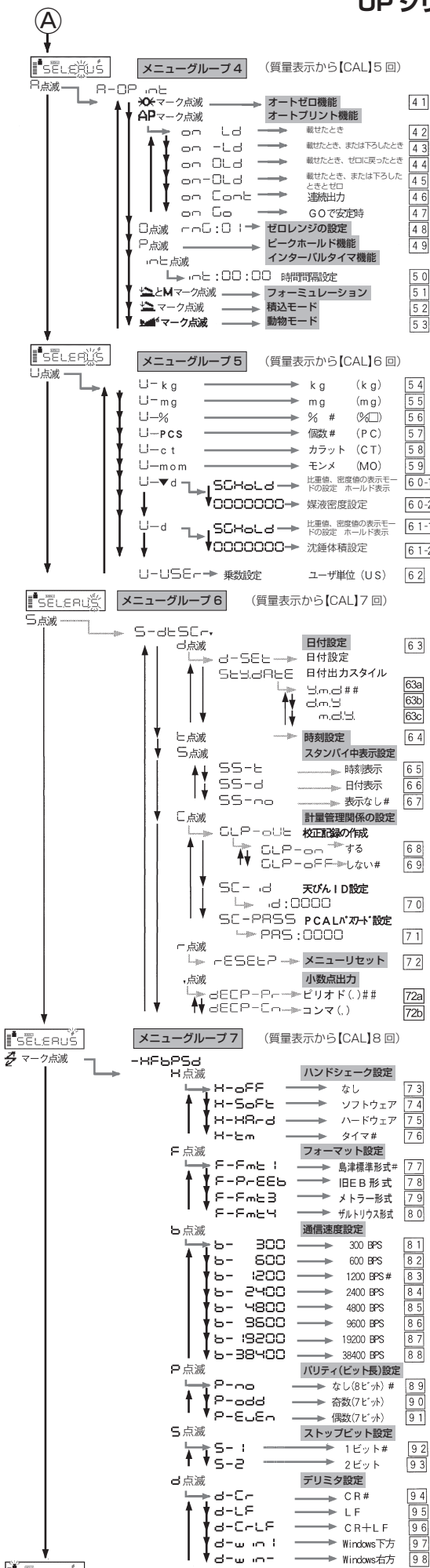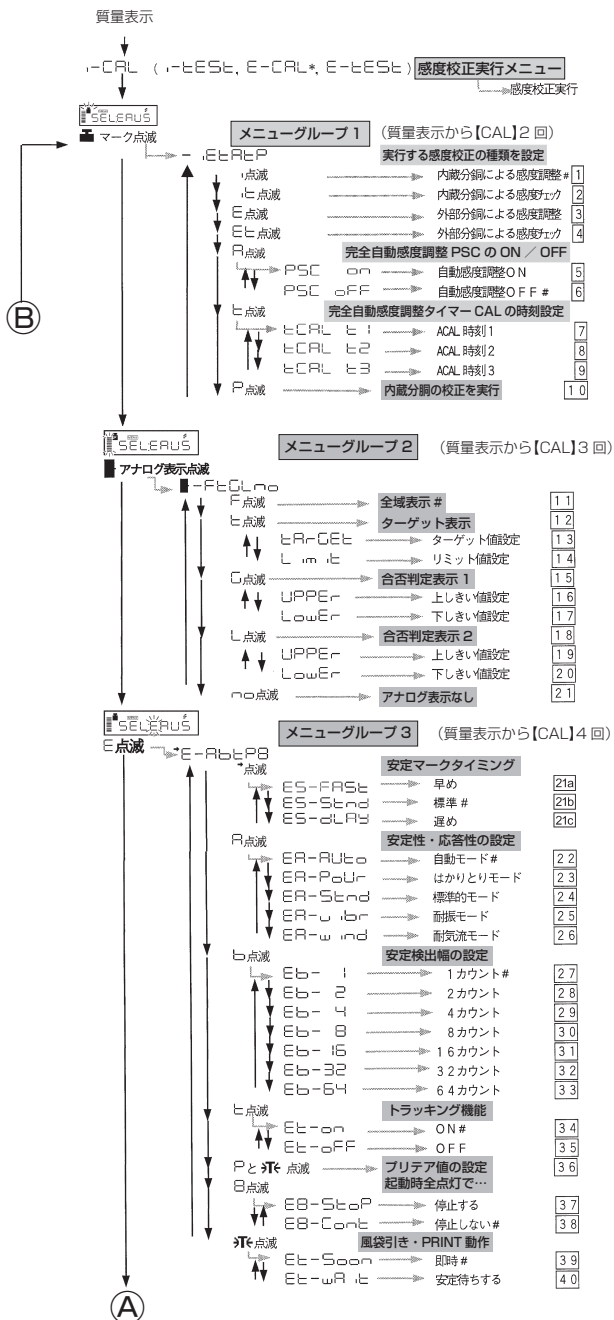

- [No.] は、メニュー番号です。
- # は出荷時設定を示します。
メニューリセット後は出荷時設定に戻ります。
- # # は出荷時設定を示します。
メニューリセット後は出荷時設定には戻りません。