

安全上、使用上で特に注意頂きたいこと

(取扱説明書の初めの部分にも注意事項の説明がございます。必ずご参照ください)

1. 安全上、特に注意頂きたいこと。

ご使用にならない時は、安全のためACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください(ご帰宅の際には、電源プラグをコンセントから抜いてください)。

本製品は、微量ですが人体に有害なオゾンが発生します。密閉した場所で長時間使用しないでください。換気を必ず行なってください。

本製品は、電子天びん専用のイカリです。他の用途ではご使用にならないでください。

2. 使用上、特に注意頂きたいこと。

本体正面、向かって左側のLEDは、正常時には緑色に点灯し、異常時には、赤色に点灯します。赤色に点灯した場合は、本体背面のメインスイッチを入れなおしてください。LEDが緑色に点灯して、正常動作します。LEDが赤色に点灯しても、電源を入れなおして緑色に点灯すれば正常です。

STABLO-EXは十分な電磁波対策を行っております。しかし、電磁波障害対策を行っていない機器、または、対策が不十分な機器にSTABLO-EX本体に近付けると、機器が誤動作する場合があります。(当社分析天びんAUW-D/AUW/AUX/AUYシリーズには影響ありません)。このような場合は、STABLO-EX本体と誤動作する製品との距離を離してください。

2. 計量の信頼性向上に関して

下図のように使用する場合は、ファンをOFFにしてご使用ください。

除電効果向上のため、やむなくファンをONにしたい場合
(AUW-D/AUW/AUX/AUYシリーズをご使用の場合)

:ゼロトラッキング機能をOFF(電子天びん)にしてください。トラッキングON時よりも安定した計量ができます。

