


## 6. 保守

### 6.1 汚れたとき(イオナイザ本体のケース、ホルダ)

中性洗剤を軽く含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭きとってください。  
有機溶剤や化学薬品・化学ぞうきんは塗装を傷めますので使わないでください。

### 6.2 放電電極の清掃

綿棒にアルコールを浸し、下図のように放電電極を清掃してください。

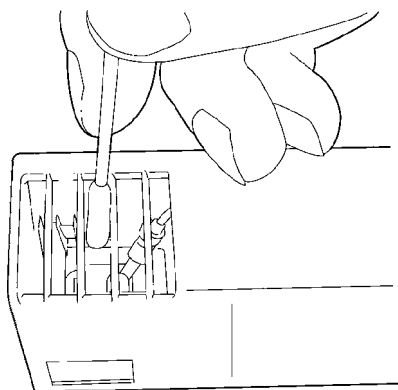

**警告**



分解しないでください。



電源プラグを抜いてから、清掃してください。




**注意**

放電電極を曲げないように、軽く拭いてください。

### 6.3 フィルタの清掃

下図のように、ピンセットでフィルタを外します。フィルタを水洗いした後、十分乾燥させ、ピンセットで元のようにセットしてください。

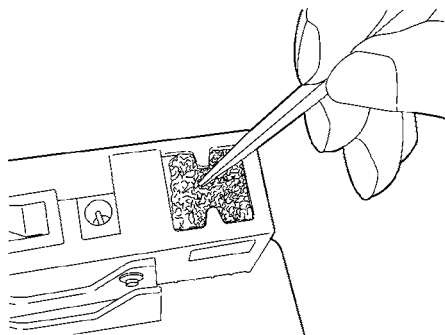

**警告**



分解しないでください。



電源プラグを抜いてから、清掃してください。



電源プラグを抜いてから、フィルタをセットしてください。

フィルタは十分乾燥した後、セットしてください。