



新型コロナウイルス対策

水分計MOC63 u 消毒の方法



消毒にあたっての注意事項

開始する前に、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
作業時には、換気を良くして実施してください。

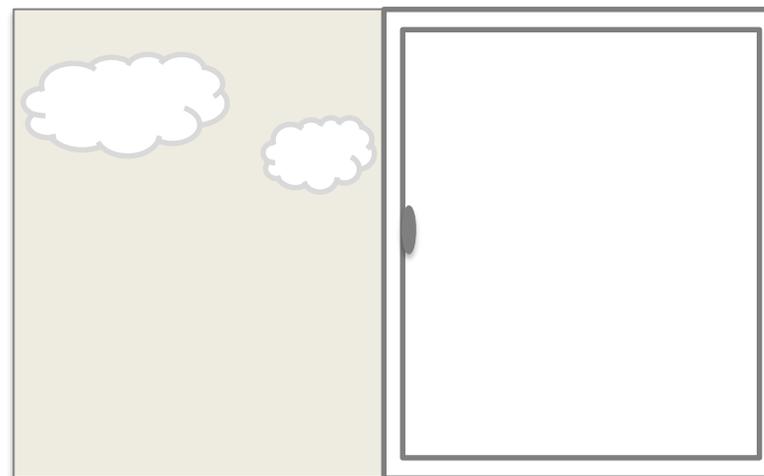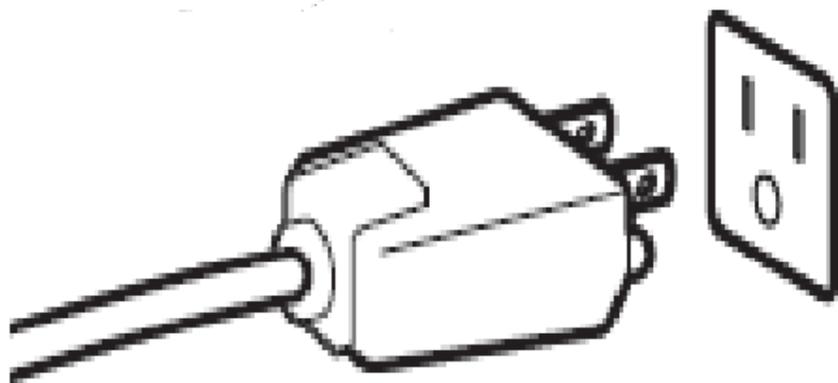


電源ケーブルの形状は変更される
場合があります

消毒にあたっての注意事項

ヒータ、ヒータカバーが完全に冷えてからお手入れをしてください。


注意

ヒータ、ヒータカバーが熱を持った状態でお手入れすると、やけどをするおそれがあります。

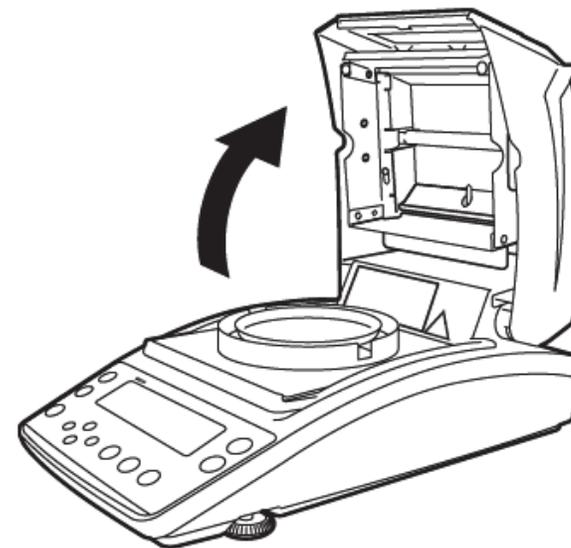


準備するもの

- ・ エタノール消毒液（80%程度のもの）
またはイソプロパノール（70%程度のもの）
- ・ 手袋（ポリエチレン製、ゴム）
- ・ やわらかい布（ウエス、キッチンペーパーでも可）

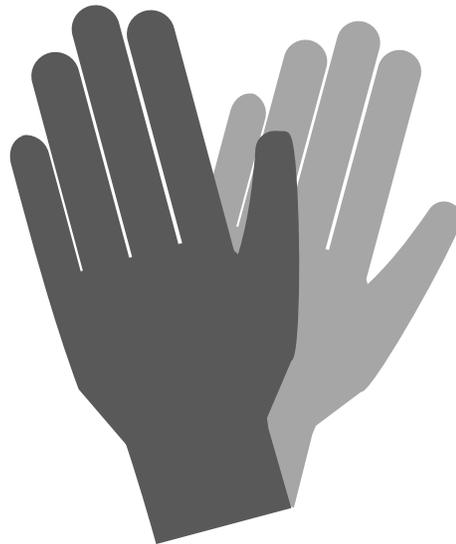

消毒にあたっての注意事項

消毒は、エタノール(80%程度のもの)、またはイソプロパノール(70%程度のもの)を使用してください。


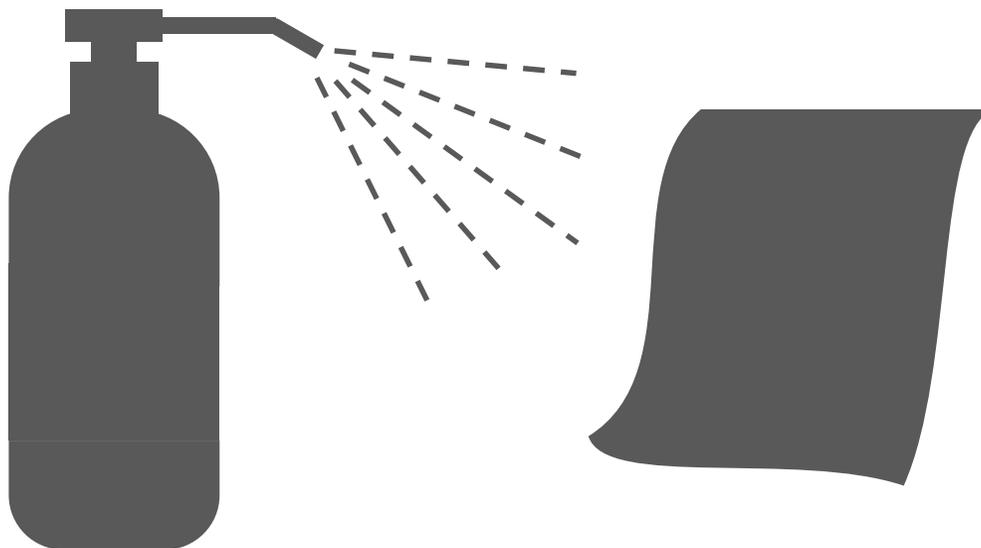


注意

直接本体に吹きかけず、必ずやわらかい布（ウエス、キッチンペーパーなど）に湿らしてから使用ください。


各パーツを取り外す

皿・皿受け・風防・敷き板等を取り外します。

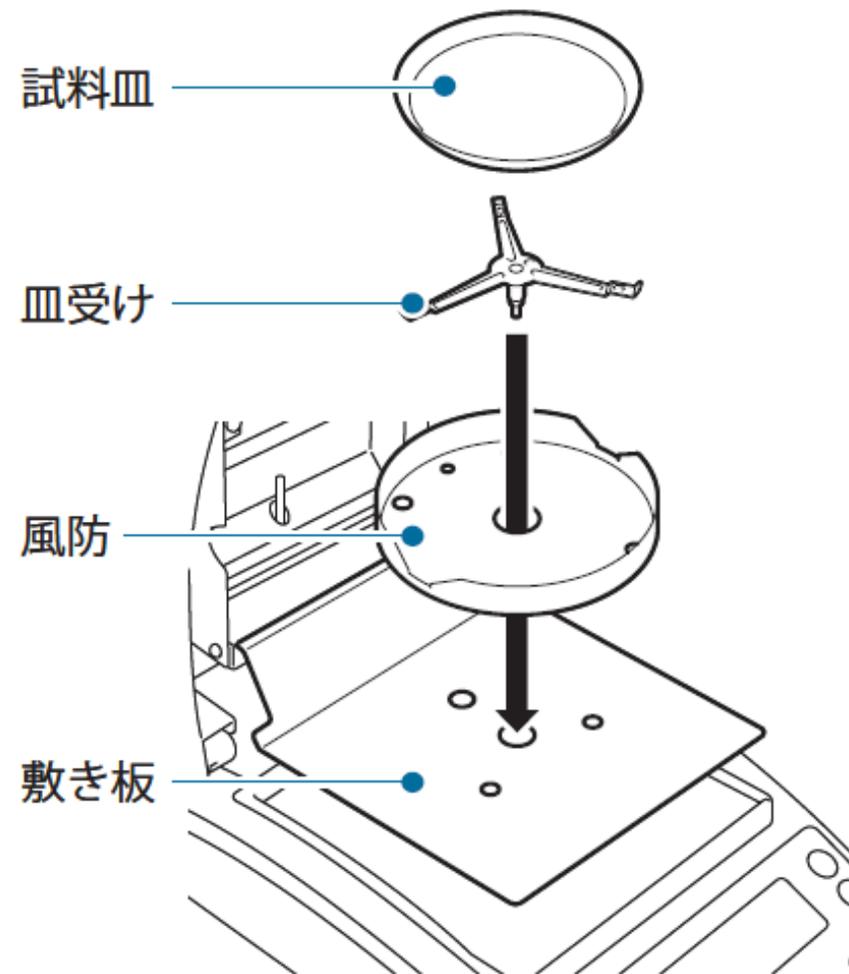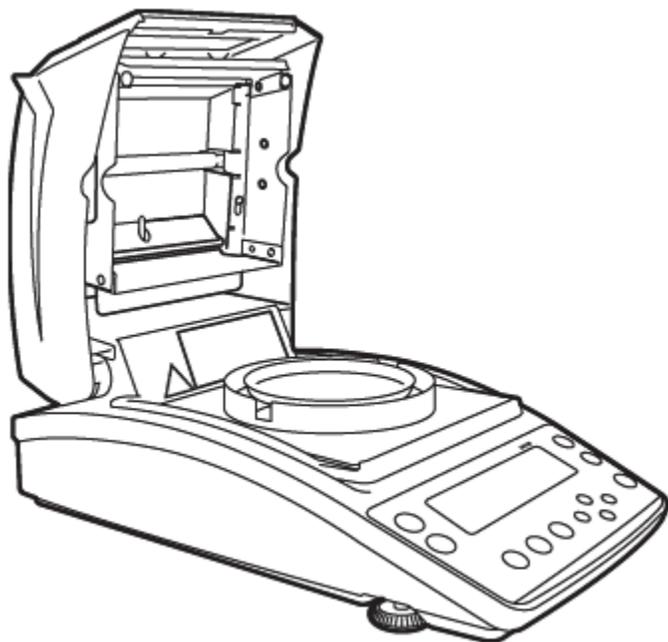

消毒をする

エタノールでやわらかい布を湿らせ、本体とパーツを拭きます。

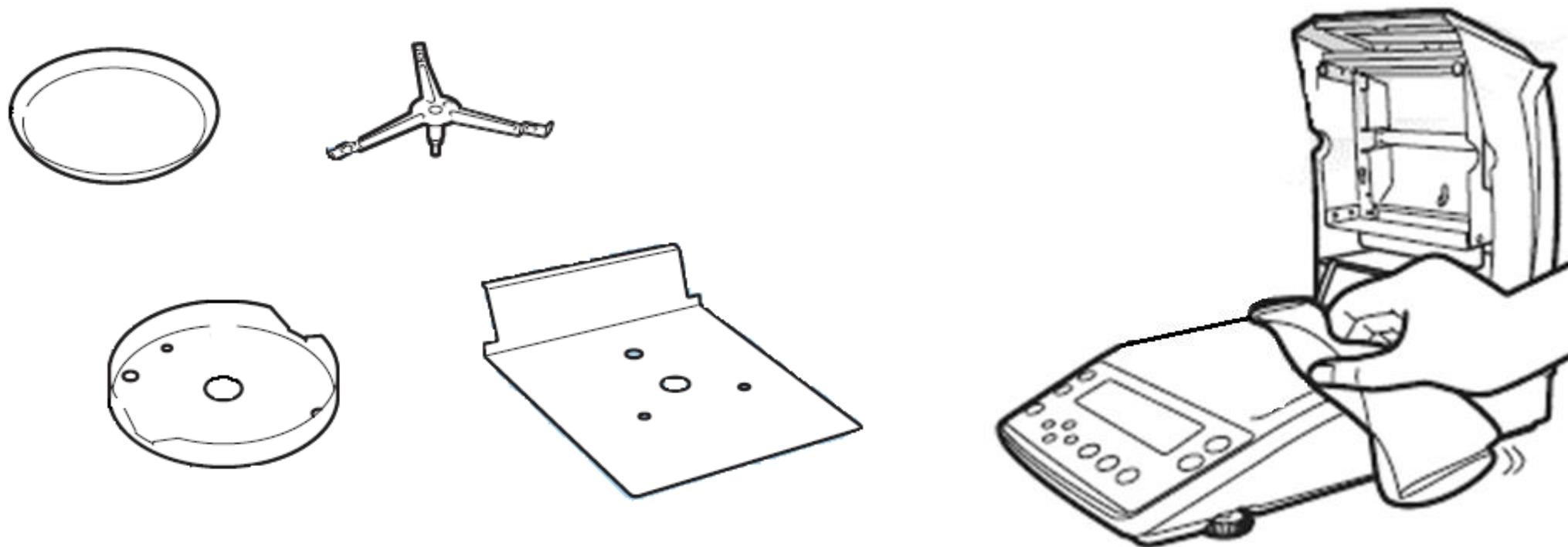


注意

故障の原因になるので、本体に直接噴きかけないでください。

消毒をする

保護カバーを消毒します。

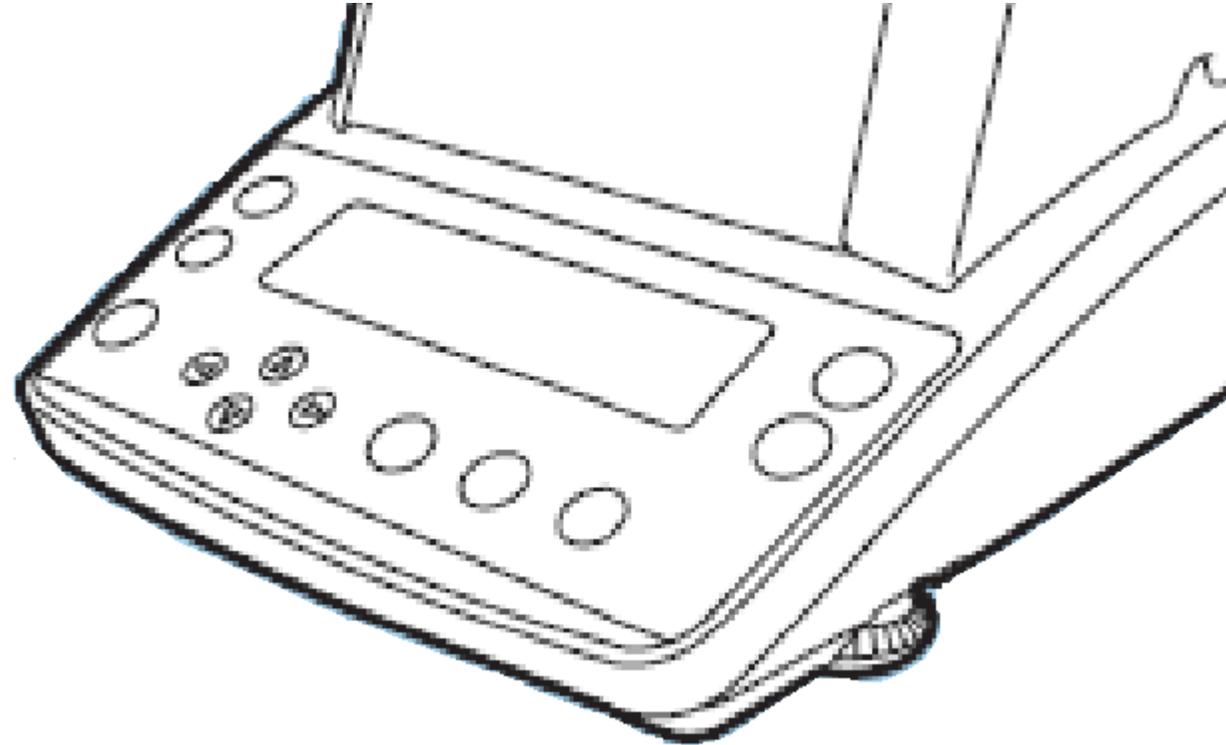

注意

操作キー一部分も忘れずに消毒してください。
消毒後は必ず乾拭きもしてください。

各パーツを取り付ける

消毒液が残っていないことを確認し、逆の手順で取り付けていきます。

