




新型コロナウイルス対策

# UPシリーズ消毒の方法

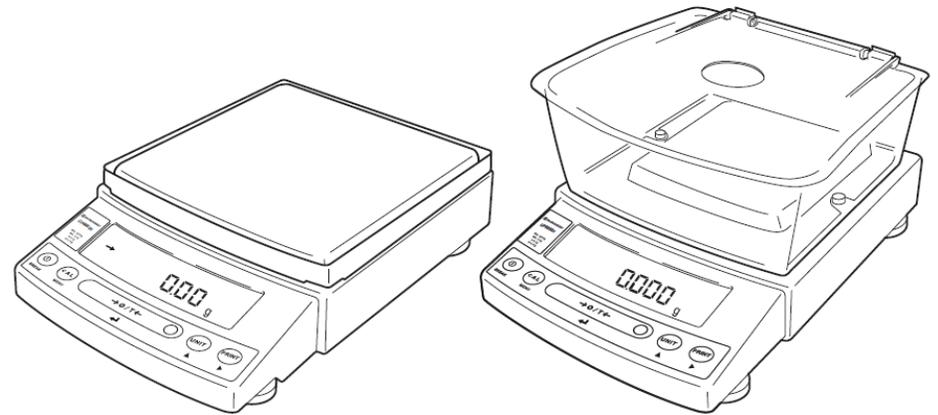


# 消毒にあたっての注意事項

開始する前に、コンセントからACアダプタを抜いてください。  
作業時には、換気を良くして実施してください。

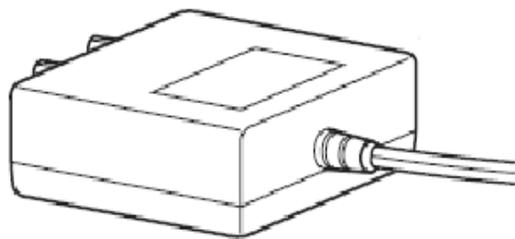
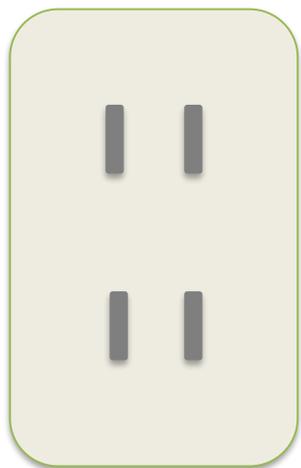


ACアダプタの形状は変更される  
場合があります

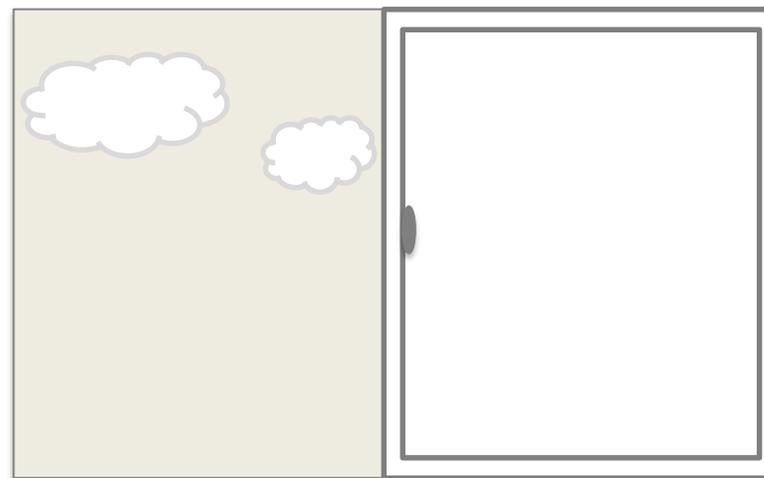


# 準備するもの

- ・ エタノール消毒液（80%程度のもの）  
またはイソプロパノール（70%程度のもの）
- ・ 手袋（ポリエチレン製、ゴム）
- ・ やわらかい布（ウエス、キッチンペーパーでも可）

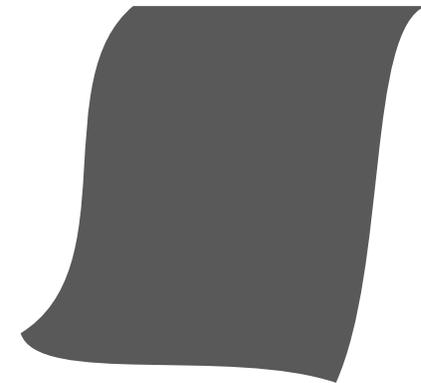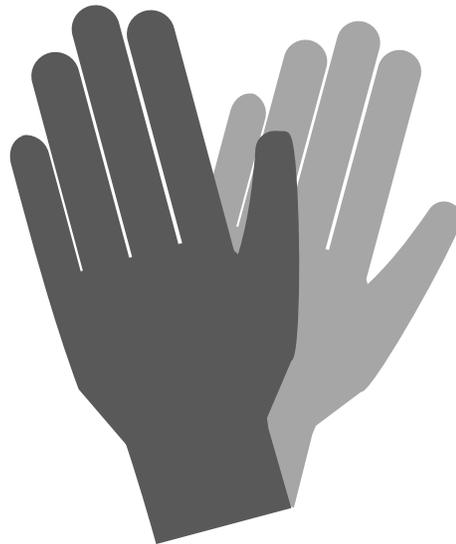

## 消毒にあたっての注意事項


消毒は、エタノール(80%程度のもの)、またはイソプロパノール(70%程度のもの)を使用してください。

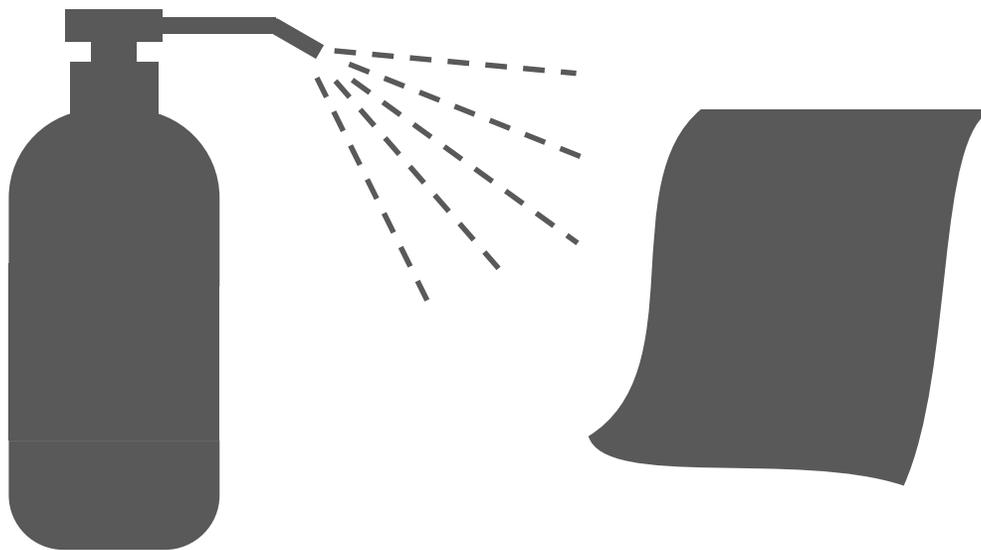

直接本体に吹きかけず、必ずやわらかい布（ウエス、キッチンペーパーなど）に湿らしてから使用ください。


# 各パーツを取り外す

皿・大皿用風防（最小表示0.01g機種）・小皿用風防フタ（最小表示0.001g機種）・  
小皿用風防本体（最小表示0.001g機種）等を取り外します。

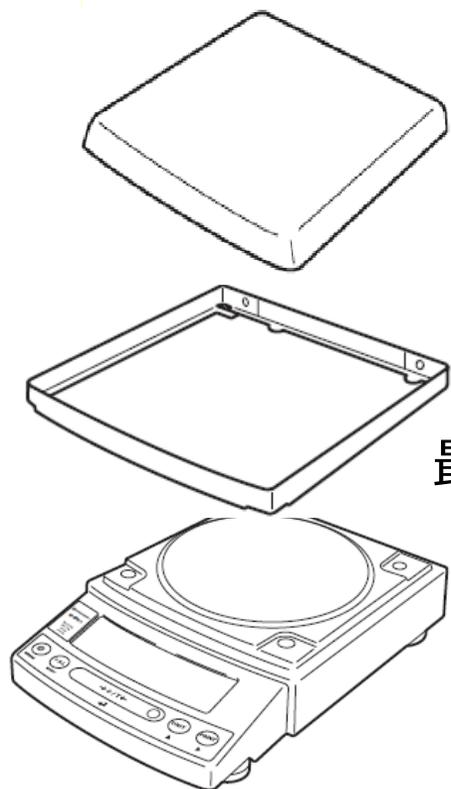

最小表示0.01gのみ

大皿




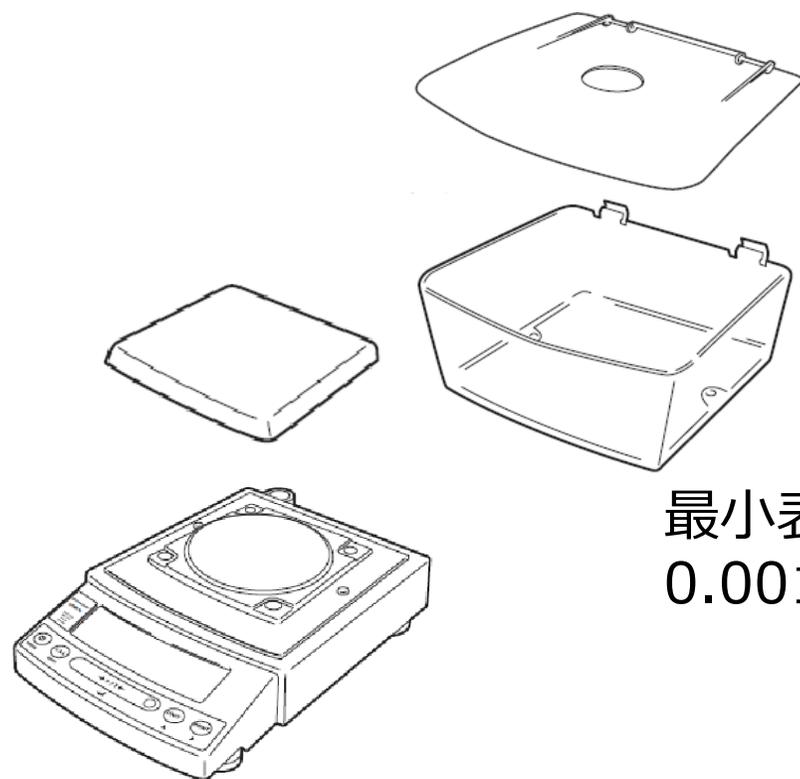


最小表示  
0.001gのみ

小皿






# 消毒をする

エタノールでやわらかい布を湿らせ、本体とパーツを拭きます。

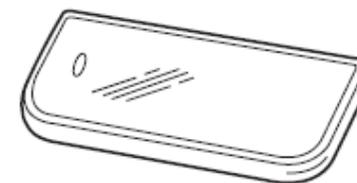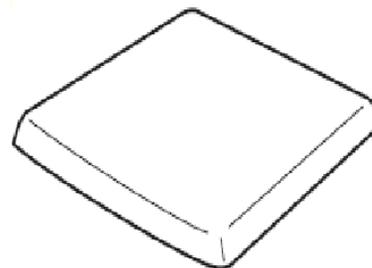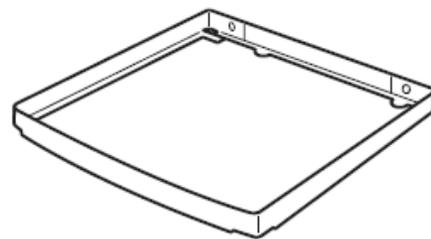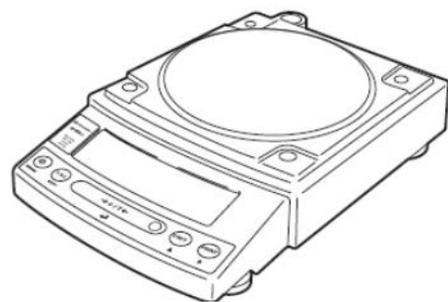

保護カバー

最小表示0.01g機種のみ

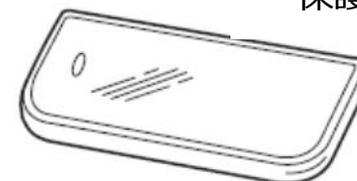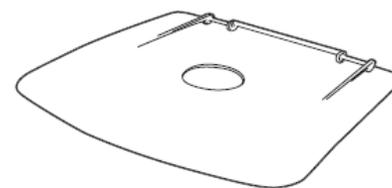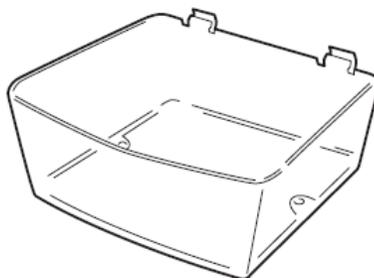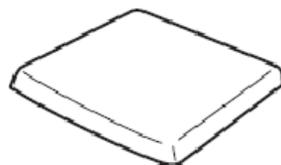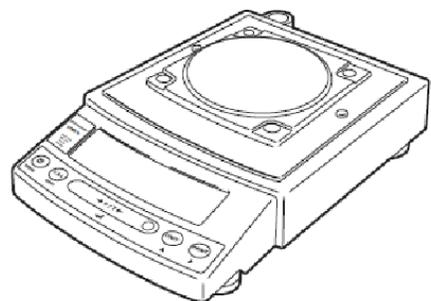

保護カバー

最小表示0.001g機種のみ

注意

故障の原因になるので、本体に直接噴きかけないでください。

# 消毒をする

保護カバーを消毒します。



注意

操作キー部分も忘れずに消毒してください。  
消毒後は必ず乾拭きもしてください。

# 各パーツを取り付ける

消毒液が残っていないことを確認し、逆の手順で取り付けていきます。

