


エラーコード 1101 で  
IMDXファイルが読み込めない

# エラーコード

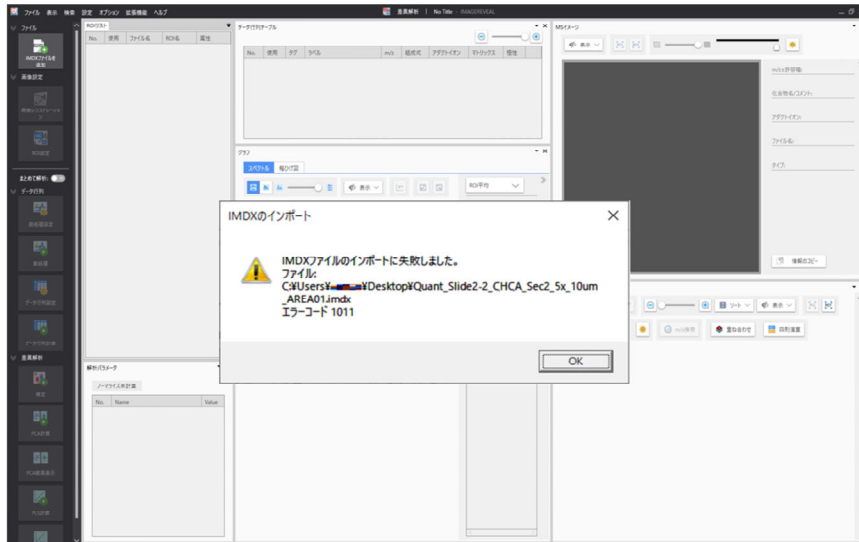


いくつか原因が考えられます

1. Windowsの言語設定が不適切になっている
2. マルチバイト文字がパスやファイル名に入っている

Windowsの言語設定が不適切  
になっている

“Windowsの設定”から“時刻と言語”を選択します

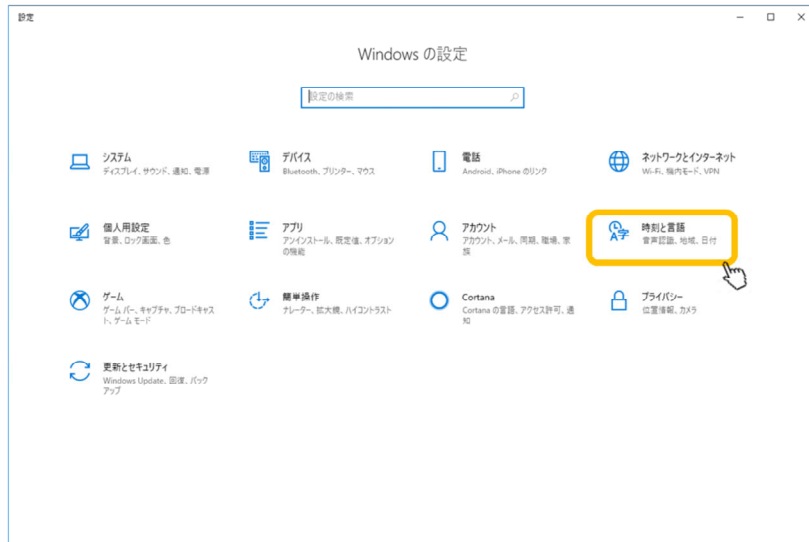


# [地域]を選択します



[現在の形式]が日本語になっていることを確認します



## 次に[言語]を選択します

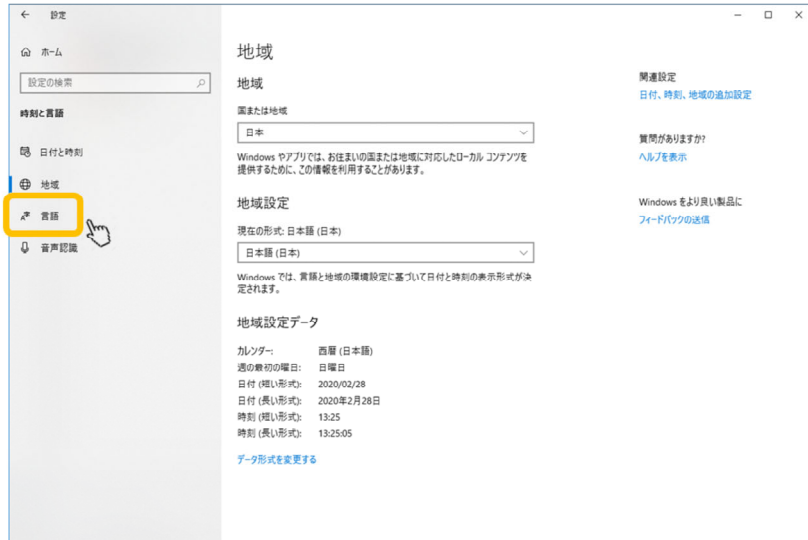




[Windowsの表示言語]が日本語になっていることを確認します



## Windowsの言語設定が不適切になっている

- 公式にサポートしているのはWindows10 (64-bit), 日本語、英語版です。
- その他の言語はサポート外です。

## Windows 10インストール時言語の確認方法

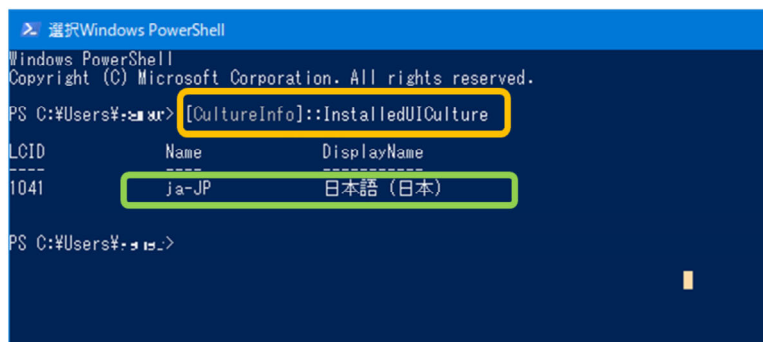

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\¥:¥> [CultureInfo]::InstalledUICulture


LCID      Name      DisplayName
-----
1041      ja-JP     日本語 (日本)
```

Powershell上で  
[CultureInfo]::InstalledUICulture  
を入力

マルチバイト文字がパスや  
ファイル名に入っている

必ずしも開けないわけではないです

パスやファイル名にマルチバイト(全角)文字が入っていると読めない場合があります

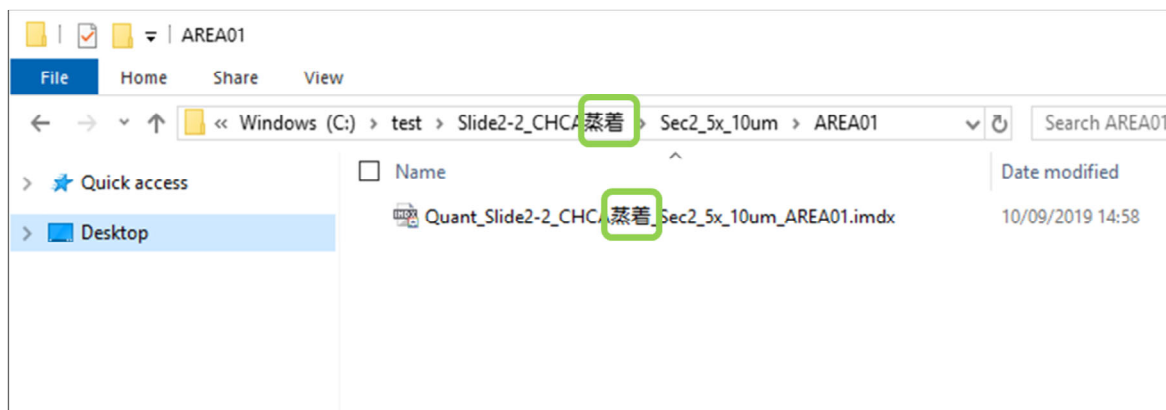

全角文字を削除してファイルを開いてみてください