


エラーコード 1101 でIMDX ファイルが読み込めない

“Imdxファイルのインポートに失敗しました”
が出る

エラーコード1101

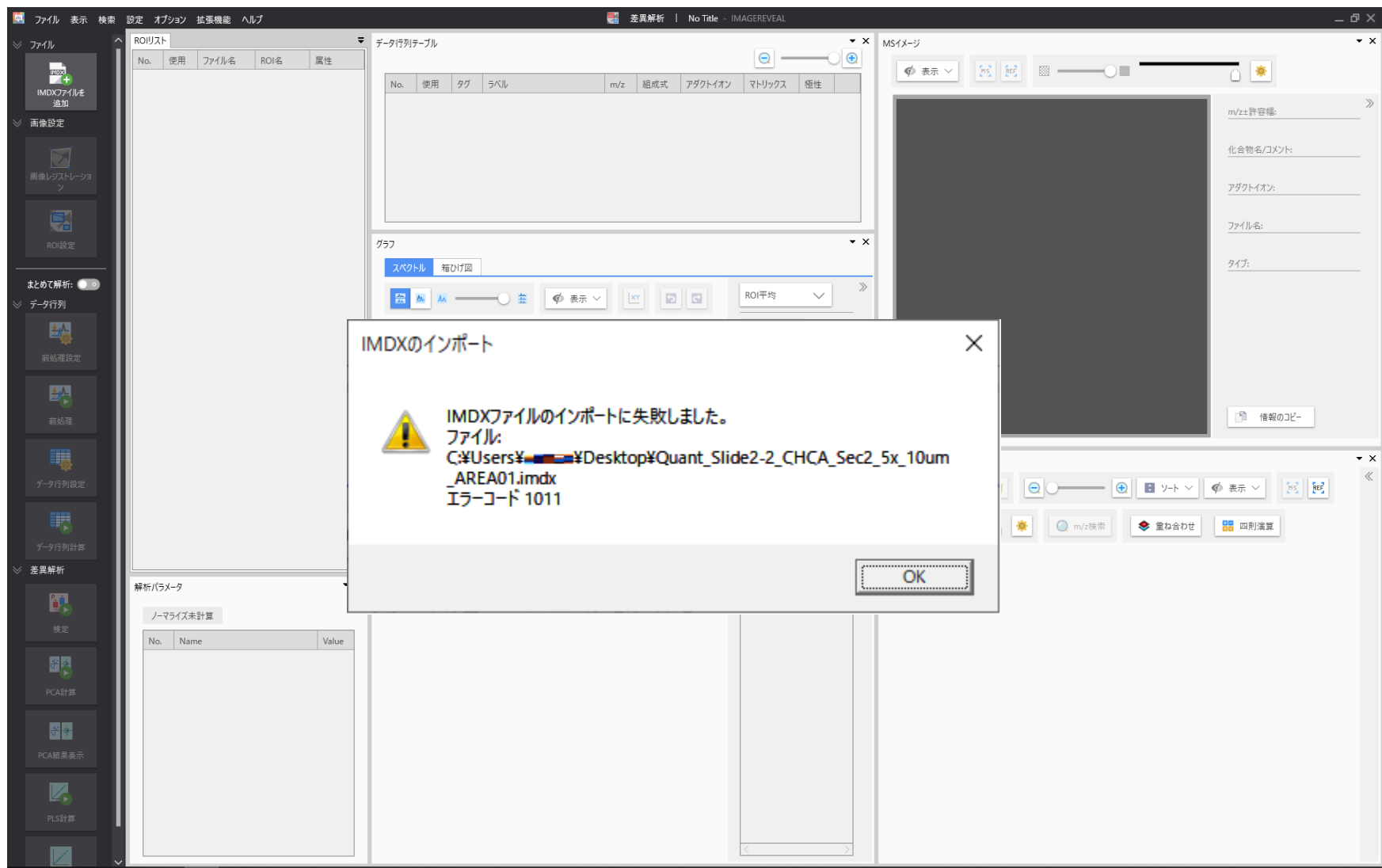


いくつか原因が考えられます

1. Windowsの言語設定が不適切になっている
2. マルチバイト文字がパスやファイル名に入っている

1. Windowsの言語設定が不適切になっている

“Windowsの設定”から“時刻と言語”を選択します

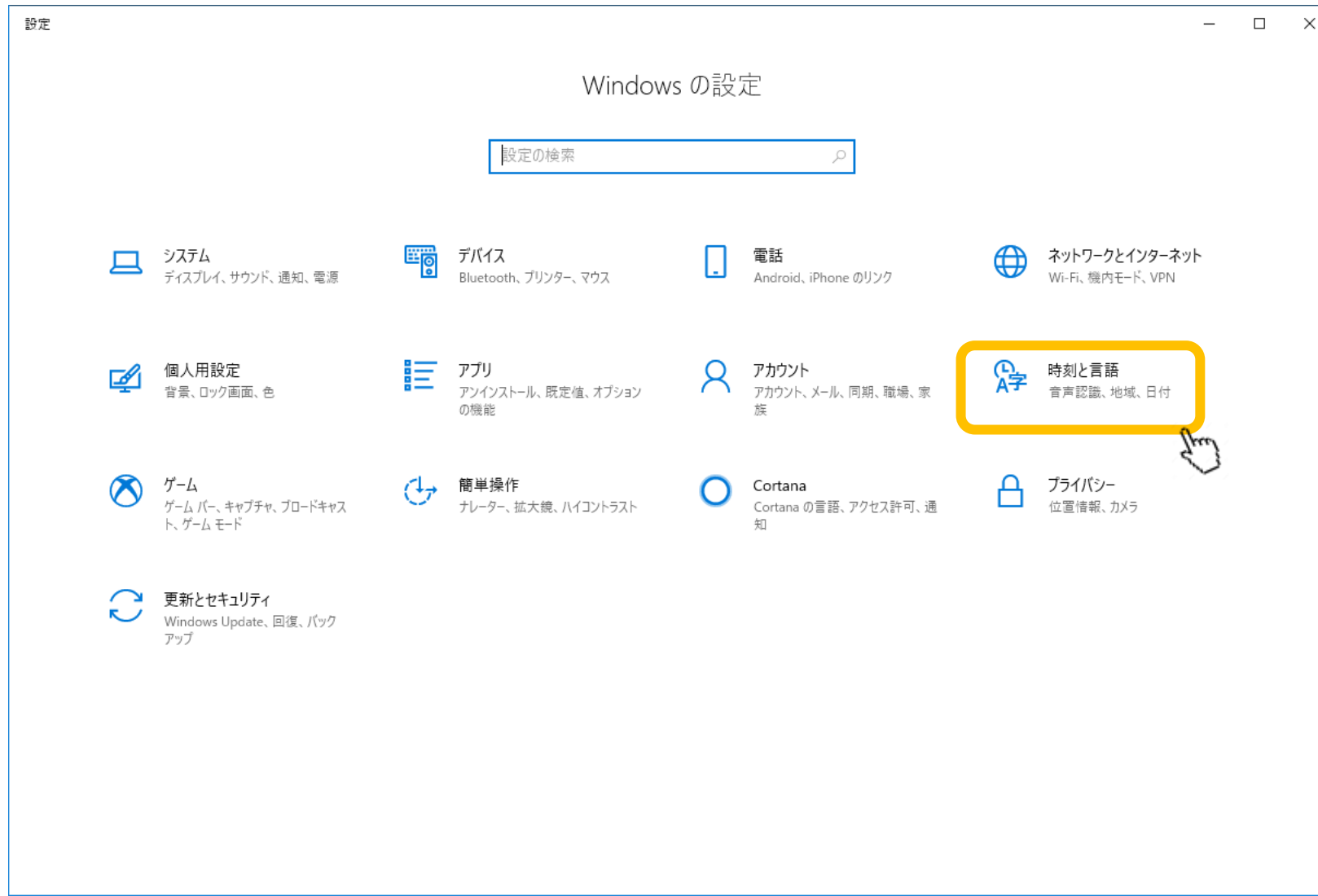

[地域]を選択します。



[現在の形式]が日本語になっていることを確認します。



次に[言語]を選択します




[Windowsの表示言語]が日本語になっていることを確認します



Windowsの言語設定が不適切になっている

- 公式にサポートしているのは Windows 11 professional (64-bit), 日本語、英語版です。
- その他の言語はサポート外です。

Windows 10インストール時言語の確認方法

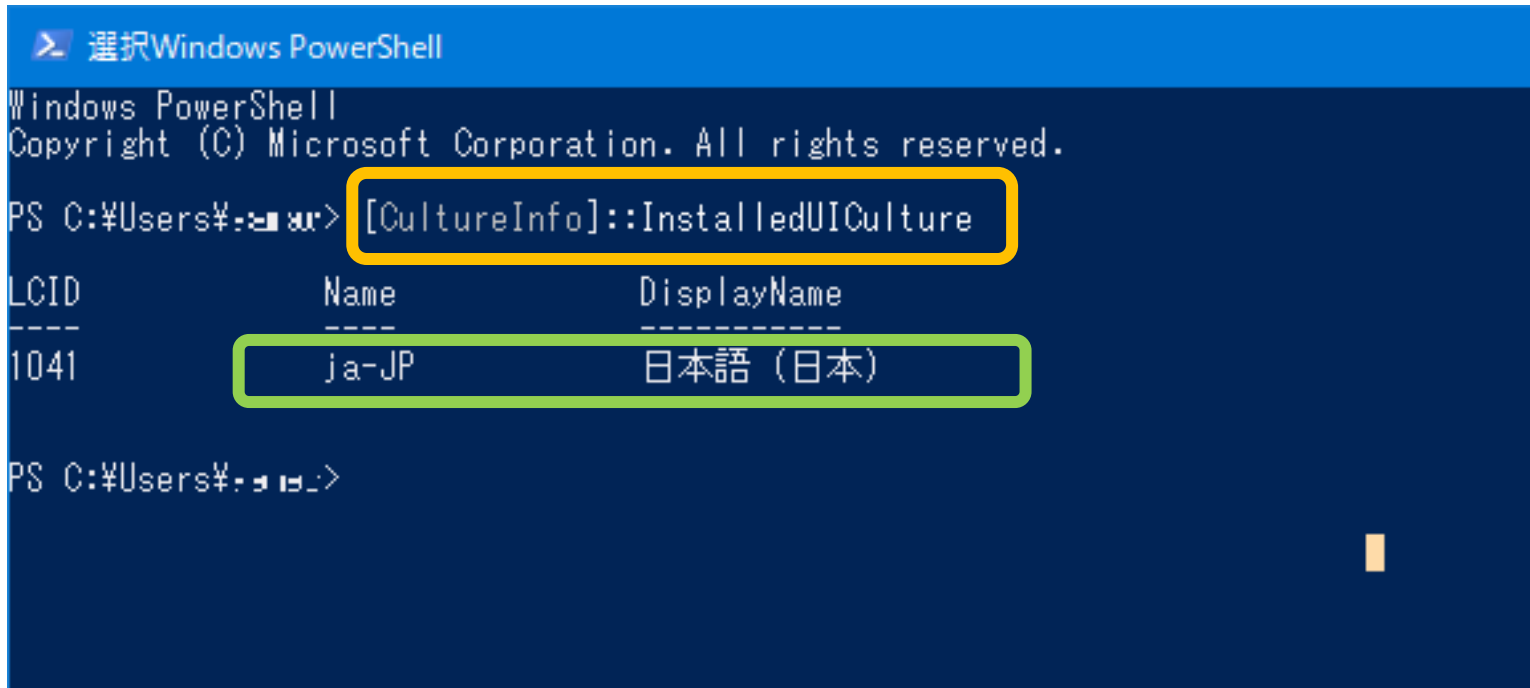

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\%user%\> [CultureInfo]::InstalledUICulture
```

LCID	Name	DisplayName
1041	ja-JP	日本語 (日本)

```
PS C:\Users\%user%\>
```

Powershell上で
[CultureInfo]::InstalledUICulture
を入力

マルチバイト文字がパスや
ファイル名に入っている

必ずしも開けないわけではないです

パスやファイル名にマルチバイト(全角)文字が入っていると読めない場合があります。

