

MSイメージ一覧から複数の  
イメージを一括コピー、エク  
スポート

表示されている全画像のエクスポート  
→”画像の外”で右クリック

The screenshot shows the MS Image Viewer interface. At the top, there is a toolbar with buttons for adding images, deleting, zooming, sorting, and displaying. Below the toolbar are buttons for overlaying images and performing arithmetic operations. The main area displays two rows of mass spectrometry images. The first row is titled "Liver\_Slide9\_9AA\_200-600\_A\_2.5x\_1\_AREA01.imdx" and contains four images with their respective m/z ranges: 229.9920-230.9920 (230.49196), 513.9920-514.9920 (514.49196), 555.9920-556.9920 (556.49196), and TIC. The second row is titled "Liver\_Slide9\_9AA\_200-600\_B\_2.5x\_1\_AREA01.imdx" and contains four similar images. A yellow rounded rectangle highlights a context menu that appears when right-clicking on the images. The menu options are: BMP形式で一括エクスポート..., PNG形式で一括エクスポート..., TIFF形式で一括エクスポート..., and テキスト形式で一括エクスポート... The note at the bottom states that the "MS Image" settings are not applicable at this time.

MSイメージ一覧

MSイメージ追加 削除 拡大 縮小 ソート 表示 MS REF 色調調整 m/z検索

重ね合わせ 四則演算

Liver\_Slide9\_9AA\_200-600\_A\_2.5x\_1\_AREA01.imdx

229.9920-230.9920  
230.49196

513.9920-514.9920  
514.49196

555.9920-556.9920  
556.49196


TIC

Liver\_Slide9\_9AA\_200-600\_B\_2.5x\_1\_AREA01.imdx


BMP形式で一括エクスポート...  
PNG形式で一括エクスポート...  
TIFF形式で一括エクスポート...  
テキスト形式で一括エクスポート...

※この時は“MSイメージ”の設定は適用されません。

選択画像をコピー、エクスポート  
→“画像上”で右クリック

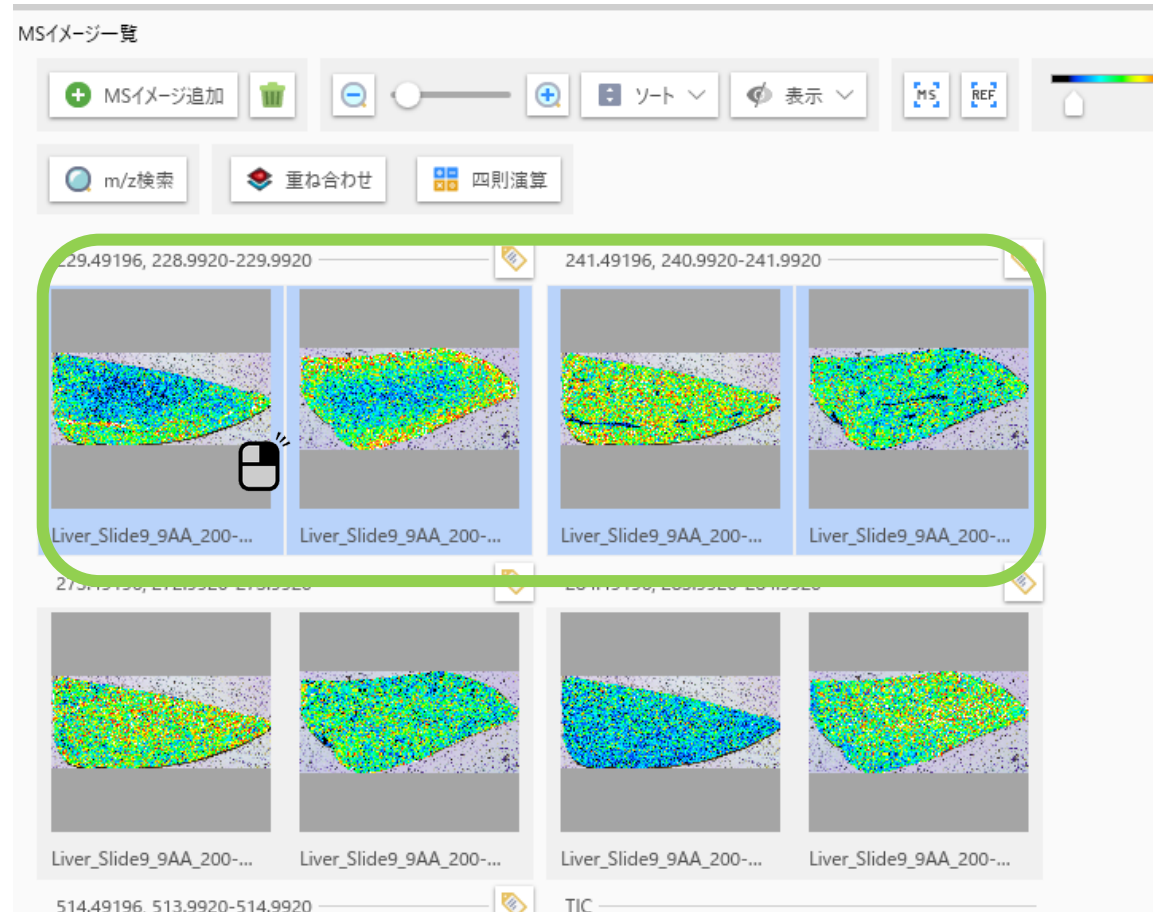

# コンテキストメニューから選択する

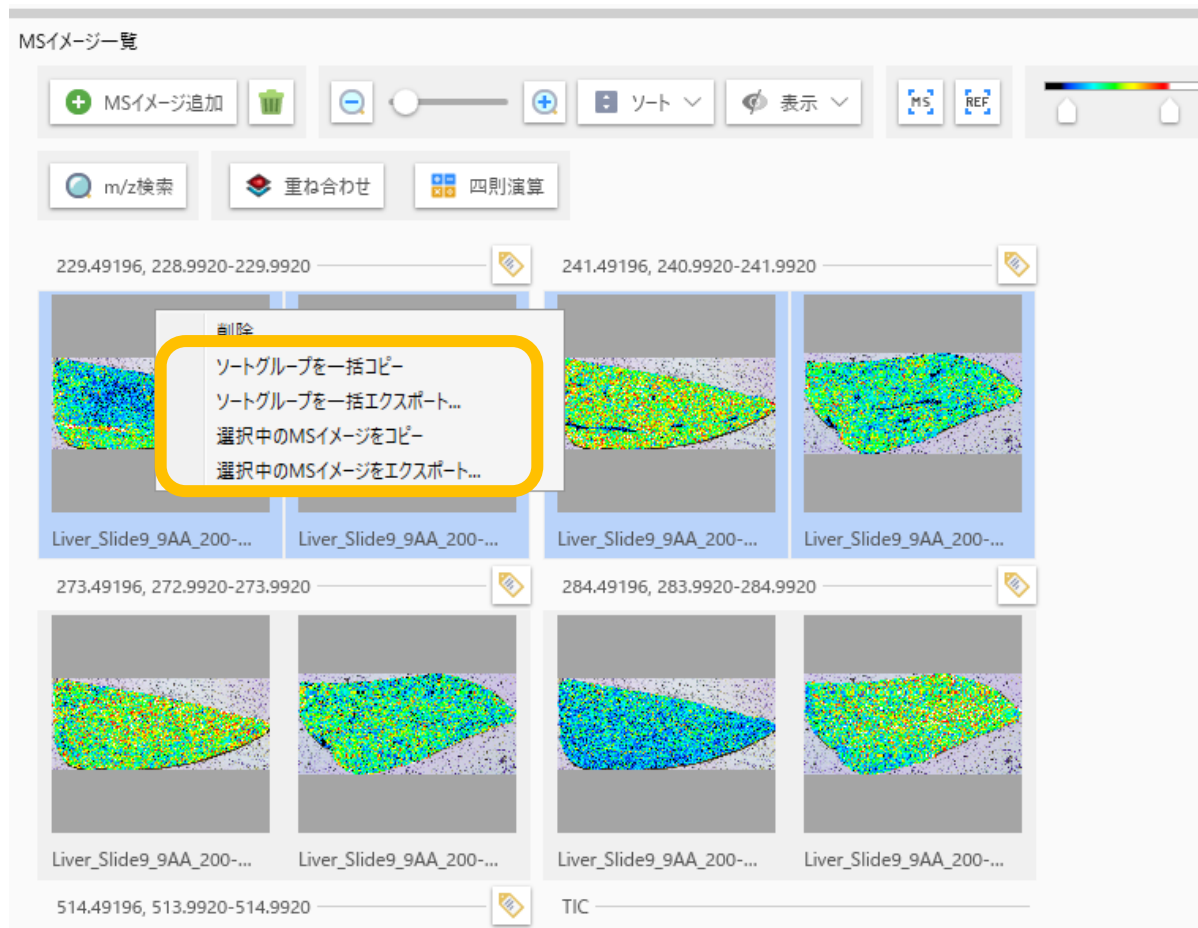

削除

ソートグループを一括コピー


ソートグループを一括エクスポート...

選択中のMSイメージをコピー


選択中のMSイメージをエクスポート...

- “ソートグループを一括コピー”
  - 右クリックしたイメージが含まれるグループのイメージを一括でコピーします。
    - ※グループの方法は“ソート”で変更出来ます。
- “ソートグループを一括エクスポート”
  - 右クリックしたイメージが含まれるグループのイメージを一括でエクスポートします。
- “選択中のMSイメージをコピー”
- “選択中のMSイメージをエクスポート”

# 出力形式の変更

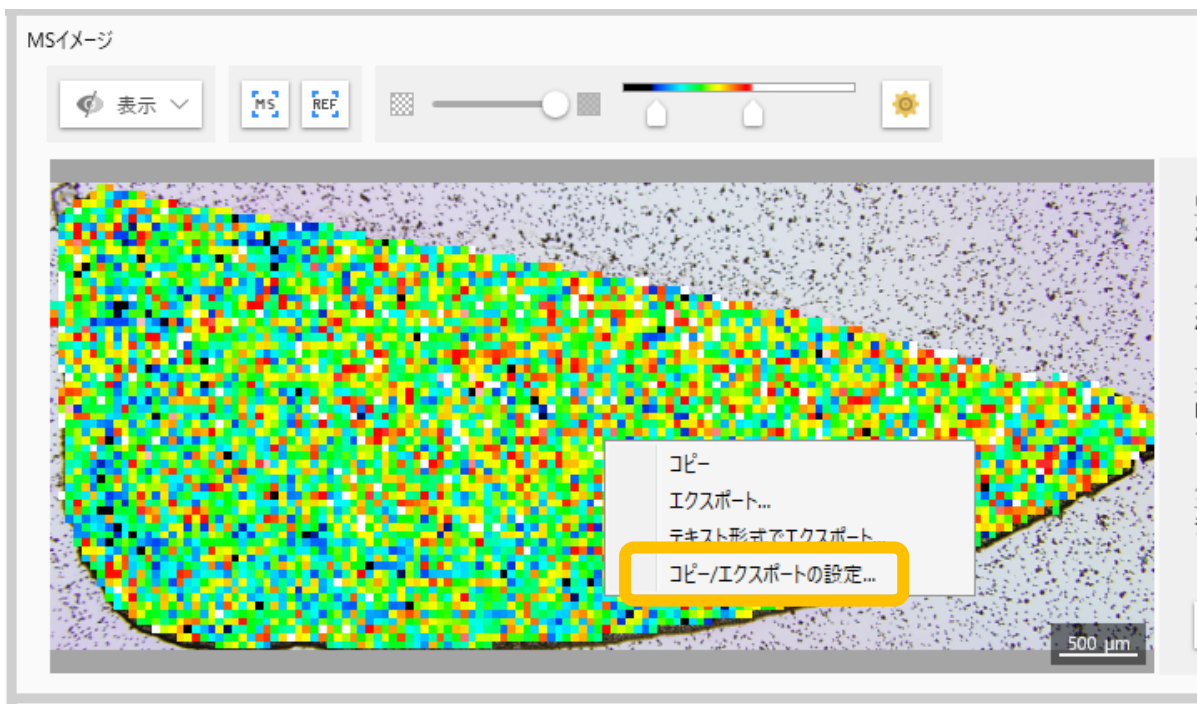

出力される形式は“MSイメージ”の“コピー/エクスポートの設定”から変更可能です。

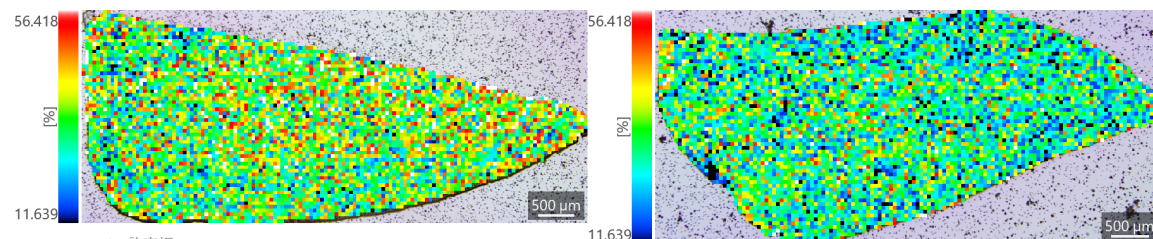

m/z許容幅:  
273.49196±0.5000  
化合物名/コメント:  
272.9920-273.9920  
ファイル名:  
Liver\_Slide9\_9AA\_200-600\_A\_2.5x\_1\_AREA01.imdx  
タイプ:  
データ行列

m/z許容幅:  
273.49196±0.5000  
化合物名/コメント:  
272.9920-273.9920  
ファイル名:  
Liver\_Slide9\_9AA\_200-600\_Cont\_2.5x\_1\_AREA01.imdx  
タイプ:  
データ行列