


imdxからimzMLへの変換

imzML Converter

- IMAGEREVEAL MSと一緒にインストールされます。

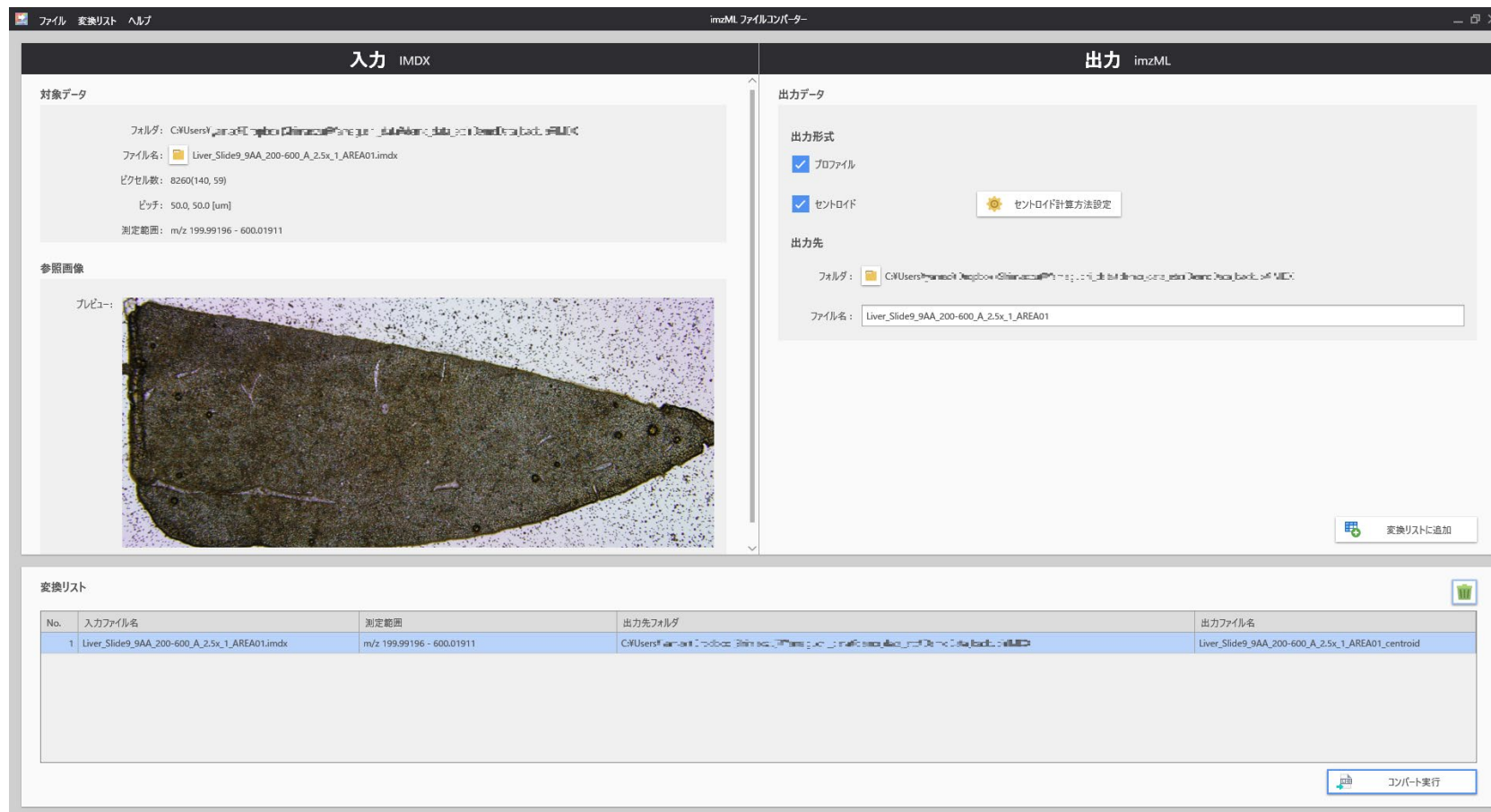

手順（続く）

1. “imzML Converter”をwindowsのスタートメニューから立ち上げる。
2. 測定ファイル（.imdx）を“ファイル名”のボタンから開く
3. “出力形式”を設定する（プロファイル、セントロイド）
4. “出力先”でフォルダを選択、ファイル名を入力



手順 (続き)

5. “変換リストに追加”をクリック。
6. 変換リストに登録したのち, “コンバート実行”をクリック。

変換リスト

No.	入力ファイル名	測定範囲	出力先フォルダ	出力ファイル名
1	Liver_Slide9_9AA_200-600_A_2.5x_1_AREA01.indx	m/z 199.99196 - 600.01911	C:\Users\haman#1\Desktop\Slide9_9AA_200-600_A_2.5x_1_AREA01	Liver_Slide9_9AA_200-600_A_2.5x_1_AREA01_centroid

6