
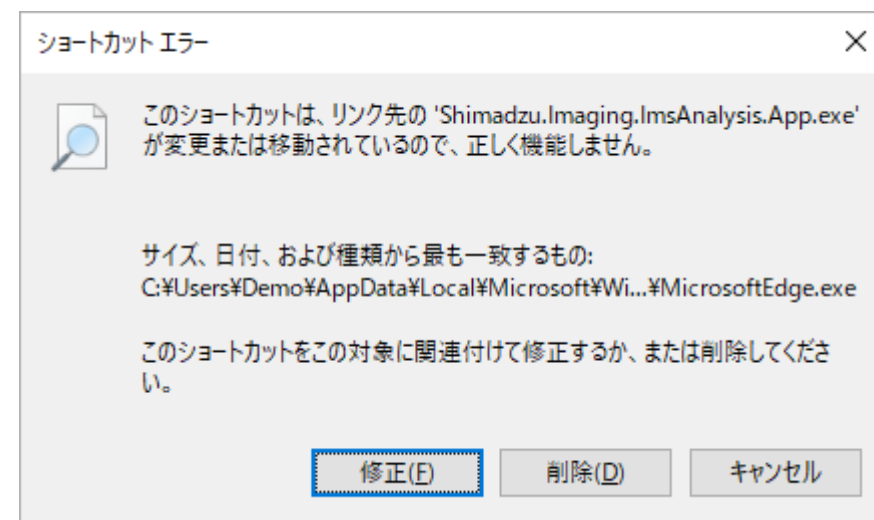


IMAGEREVEAL MSが ショートカットエラー

起動用のShimadzu.Imaging.ImsAnalysis.App.exeがセキュリティソフトによって消されたかもしれません。
HP Wolf Securityの例


IMAGEREVEAL MSとセキュリティソフト

- ほとんどの場合セキュリティソフトがIMAGEREVEAL MSに問題を起こすことはありません。
- しかしながらまれにセキュリティソフトによってIMAGEREVEAL MSがウィルスだと誤検知されます。
- 削除されるとアイコンをダブルクリックするとエラーが表示されるようになります。


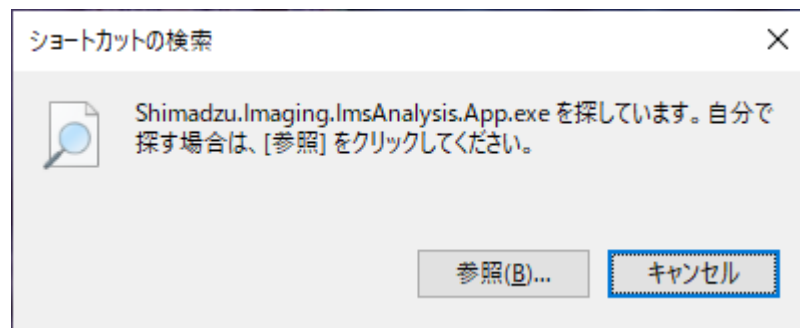


インストール時の警告

- IMAGEREVEAL MSインストール時にセキュリティソフトが警告を出す場合があります。

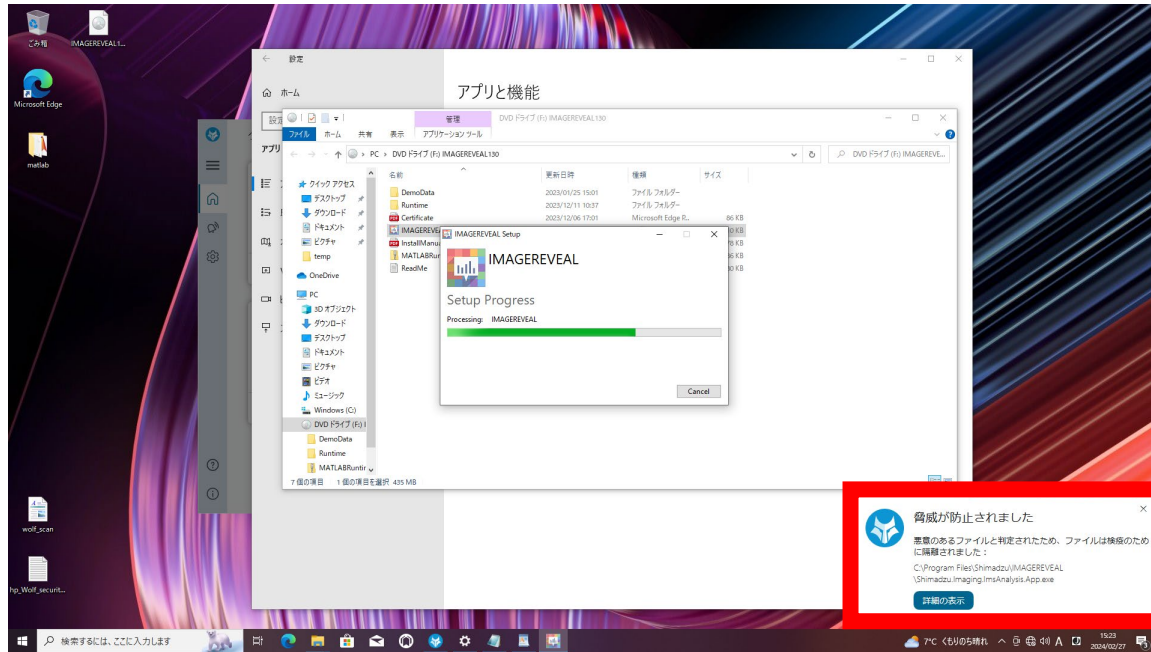

セキュリティソフト上での表示

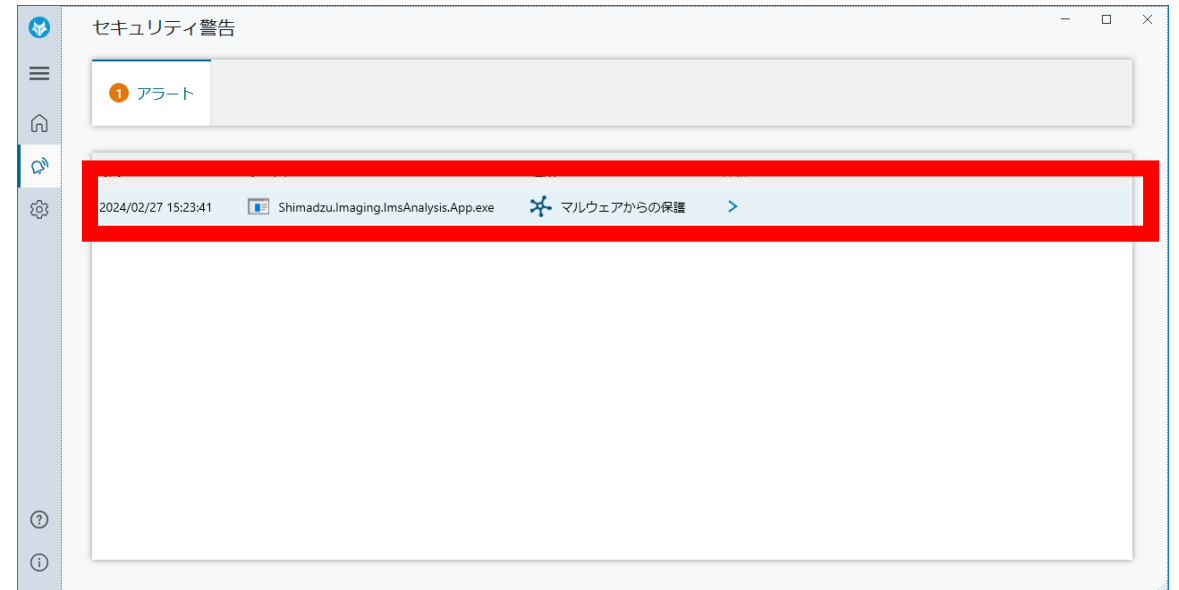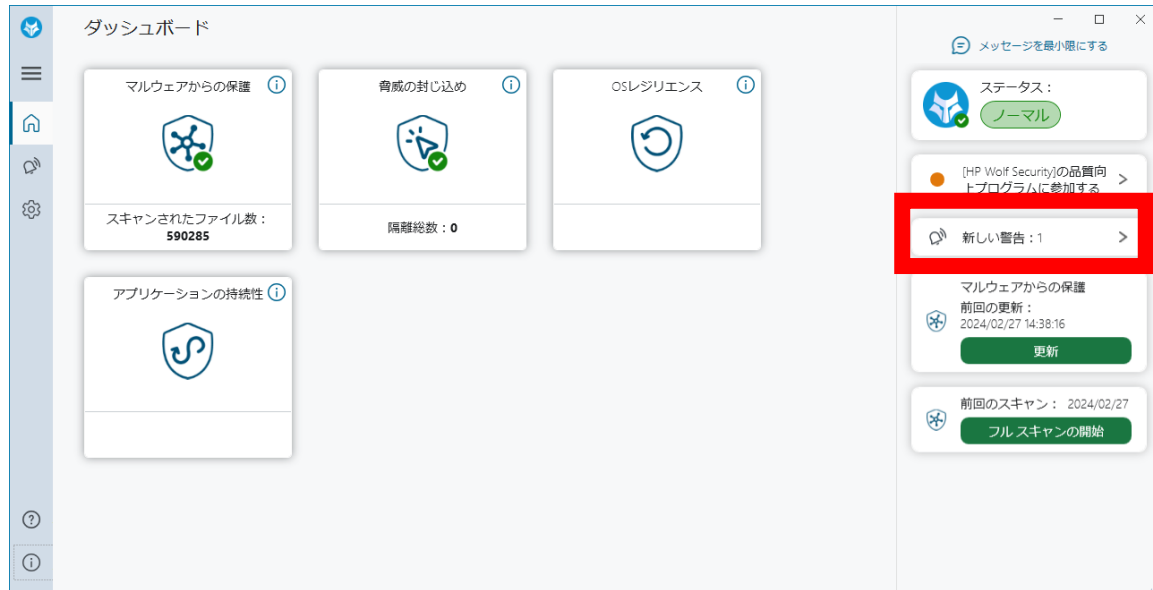

対応策：セキュリティソフトの対象から除外



一般的にセキュリティソフトにはスキャンの対象から特定のファイルやフォルダを除外する設定が可能です。

“c:¥program files¥shimadzu¥imagereveal”を除外する設定を行ってください。

設定ののちにもう一度IMAGEREVEAL MSをインストールしてください。