


お客様各位

株式会社 島津製作所
分析計測事業部 品質保証部

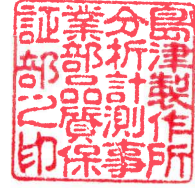

Adobe Acrobat Readerの脆弱性問題における弊社製品・サービスへの影響・対策について

拝啓

平素は、弊社製品をご愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。

PDFファイルの閲覧用に使われている「Adobe Acrobat Reader」について、非常に深刻な脆弱性が発表されました。

本脆弱性について調査いたしました結果、以下の製品に影響があることが判明しましたのでご案内いたします。

対策済みバージョンにアップデートすることで、本脆弱性の影響を回避することが可能になります。

なお、2026年5月7日現在、下記製品以外への影響は確認されておりません。

敬具

1. 該当する製品

以下の製品が該当します。

製品名	問題のあるバージョン	対策済みバージョン
LabSolutions LC/GC LabSolutions LCMS LabSolutions GCMS	5.140以下	5.141以上
LabSolutions DB LabSolutions DB LCMS LabSolutions DB GCMS	6.140以下	6.141以上
LabSolutions CS	6.130以下	6.134以上
LabSolutions Manager LabSolutions Manager DB LabSolutions Manager DB MIDR LabSolutions Manager CS	6.134以下	6.141以上

問題のあるバージョンに同梱しているAdobe Acrobat Readerのバージョンは以下のとおりです。

日/英: 21.001.20155.39962

中: 18.009.20044.55097

※脆弱性を含むAdobe Acrobat Readerのバージョンは、26.001.21367以下です。

また、下記製品用PCにプレインストールしているAdobe Acrobat Readerのバージョンが 26.001.21367以下の場合も該当します。これらの製品においては、インストールされているAdobe Acrobat Readerのバージョンのご確認をお願いいたします。

- LabSolutions LC/GC, LabSolutions DB
- LabSolutions LCMS, LabSolutions DB LCMS
- LabSolutions GCMS, LabSolutions DB GCMS
- LabSolutions CS
- LabSolutions Manager, LabSolutions Manager DB, LabSolutions Manager DB MIDR, LabSolutions Manager CS
- LabSolutions IR
- GCMSsolution
- CLAMシリーズ(SCLAM-2000, CLAM-2000, CLAM-2000 CL, CLAM-2030, CLAM-2030 CL, CLAM-2040, CLAM-2040 CL)用ソフトウェア
- EPMA-8050G, EPMA-1720用ソフトウェア
- 試験機用 各ソフトウェア
- 非破壊検査機器用 各ソフトウェア

2. 回避策(対策済みバージョンにアップデートするまで)

上記、脆弱性を含むバージョンのAdobe Acrobat Readerをご使用いただく場合、外部ネットワークから切断された状態でご使用ください。

外部ネットワークからの切断ができない場合は、「[Adobe Acrobat を手動で更新する](#)」を参照して、Adobe Acrobat Readerを最新バージョンにアップデートしてください。

お手数をおかけしますが、ご使用のPCにインストールされているAdobe Acrobat Readerのバージョンをご確認いただき、必要に応じて最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

なお、LabSolutionsのインストーラではAdobe Acrobat Readerは自動更新されないため、同梱のAdobe Acrobat Readerのインストーラを起動のうえ、インストールくださいますようお願いいたします。

3. 対策済みバージョンのリリース

各LabSolutionsの対策済みバージョン5.141/6.141は、2026年5月にリリースする予定です。

LabSolutions CSにつきましては、バージョン 6.134 以降 Adobe Acrobat Reader を同梱しておりません。

バージョン5.141/6.141に同梱しているAdobe Acrobat Readerのバージョンは以下のとおりです。

日/英/中: 26.001.21431.0 (対策済み)

また、1. のPCにプレインストールしているAdobe Acrobat Readerも、順次対策済みバージョンに切り替えていきます。

4. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社 島津製作所 分析計測事業部 品質保証部

電話番号 LC:075-823-2562

GC/GCMS:075-823-1395

LCMS:075-823-1381

CLAM:075-823-1214

スペクトロ:075-823-1213

EPMA:075-823-1454

試験機:075-823-2403

NDI:075-823-1282

以上